



Оборудование для микробиологического анализа

Решения по автоматизации пробоподготовки
и анализа в микробиологической лаборатории

СОДЕРЖАНИЕ

Автоматизированная подготовка сред

MEDIAWEL 10 – Аппарат для приготовления питательных сред на 10 л	4
MEDIAWEL 30 – Аппарат для приготовления питательных сред на 30 л	6
MEDIAWEL 50 – Аппарат для приготовления питательных сред на 50 л	8

Автоматизированный розлив и подготовка сред

Distriwel – Разливочный модуль для чашек Петри	12
Polywel – Разливочный модуль для пробирок	14
Dosywel – Перистальтический насос для розлива	15
Minima – Упаковочная машина для чашек Петри	16

Автоматизация приготовления образцов

DILUWEL – Гравиметрический дилютер	17
DILUWEL XL – Гравиметрический дилютер большого объёма	19
MiniMix 100 – Лабораторные блендеры на 100 мл	21
BagMixer 400 – Лабораторные блендеры на 400 мл	23
JumboMix 3500 – Лабораторные блендеры на 3500 мл	25

Автоматизация посева

easySpiral – Автоматы для спирального посева	28
easySpiral Dilute – Автомат для разбавления и спирального посева	31

Анализ чистоты воздуха

AIRWEL – Микробиологический пробоотборник воздуха	36
---	----

Микробиологический анализ

Scan 50 – Полуавтоматический счётчик колоний	37
Scan 100 – Полуавтоматический счётчик колоний	38
Scan 300 – Автоматический счётчик колоний	40
Scan 500 – Автоматический счётчик колоний с возможностью и змерения зон ингибиции и чтения чашек с хромогенной средой	42
Scan 1200 – Автоматический счётчик колоний с возможностью чтения мембранных фильтров	46
Scan 4000 – Автоматический счётчик колоний с возможностью чтения с квадратных чашек и чашек 150 мм	48

Системы отслеживания данных

Система Plate & Count и dataLink	50
Система dataLink Pro	52

Автоматизация инкубирования и микробиологического анализа

ScanStation – Автоматическая станция для инкубирования и подсчёта колоний в режиме реального времени	53
---	----




Любое производство требует высокой точности выполняемых анализов и воспроизводимости результатов. Автоматизация лабораторий по определению снижает вероятность ошибки, вызванной человеческим фактором, путем исключения ручного труда. Автоматизация также позволяет обеспечить воспроизводимость и последовательность при тестировании.

Автоматизированные системы способны выполнять скрининг с высокой пропускной способностью и другие эксперименты со скоростью, которая невозможна при выполнении той же задачи человеком при этом сохраняя и увеличивая точность.

Технический персонал лаборатории и ученые могут работать с максимальной эффективностью, сосредоточившись на решении стратегических задач, а не занимаясь однообразной работой.

Системы автоматизации лабораторий могут снизить затраты, сократив требуемые объемы реагентов и расходных материалов и минимизировав количество отходов.

Автоматизированная подготовка сред позволяет сэкономить время и трудозатраты на рутинные задачи лаборатории.

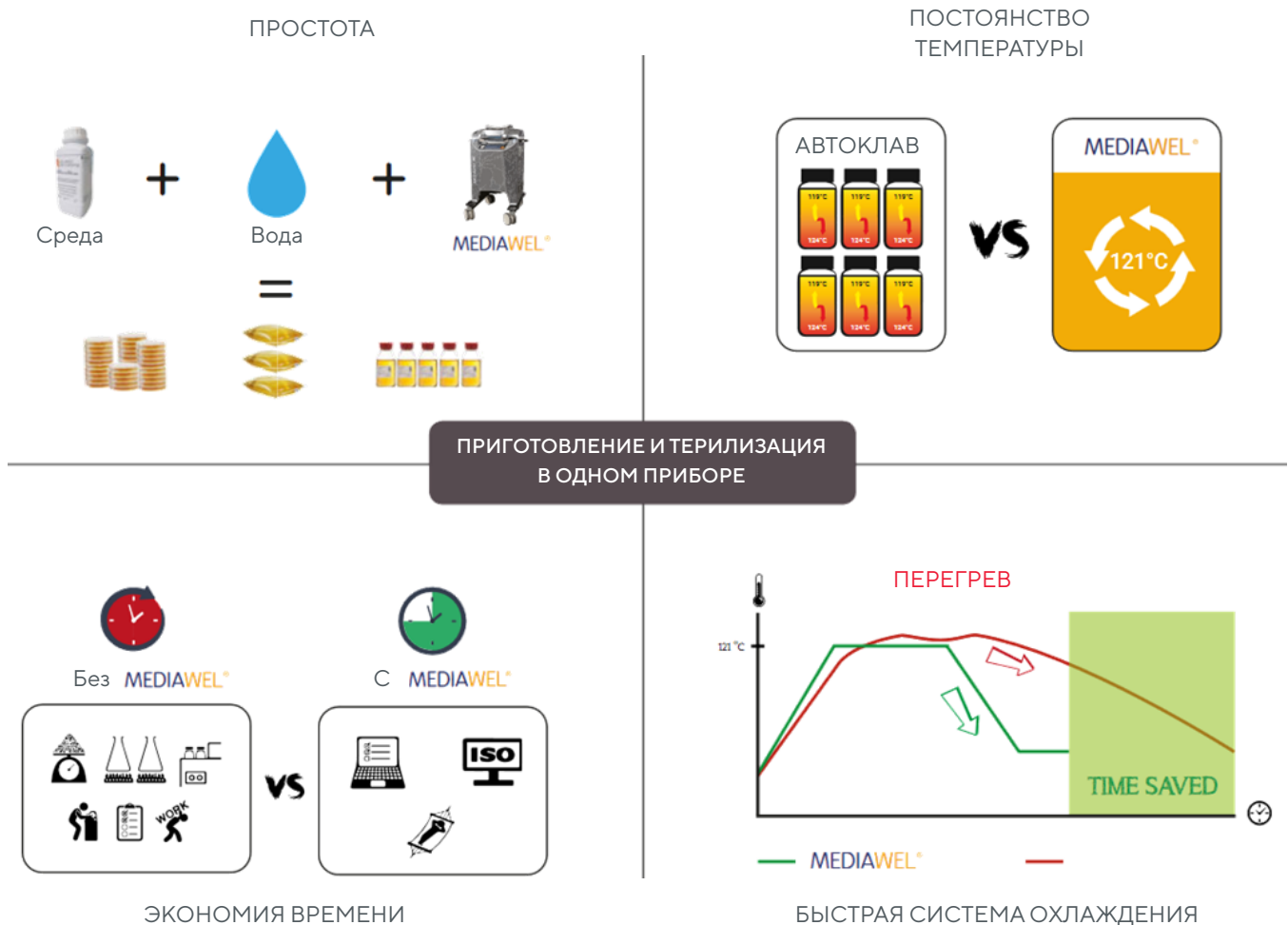



MEDIAWEL 10

Аппарат для приготовления питательных сред на 10 л



Прозрачная защитная крышка:
Блокировка при температуре выше 80°C

Многоцветная сигнализация

Простая очистка:
Съемный резервуар и сливной поддон



Стандартизируйте свои среды
50 слотов для программ

7" сенсорный дисплей, можно работать в перчатках

Экспорт данных по USB или в режиме реального времени через онлайн-сервис Labpage
Сохранение до 10 000 циклов

Технология e-TRACE

Опциональная тележка с колесами

Основные опции



LABPAGE - мониторинг данных в реальном времени с ПК



MEDW3010 - 1 год MEDW3011 - 3 года

Специальная крышка :




Термопринтер для регистрации данных цикла

MEDW2102



Безопасный механизм закрытия с 12 зажимами!

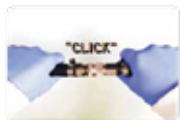

Комплект для быстрого подключения к водопроводу

MEDW2002



Тележка с колесами

MEDW2101



Двойная магнитная мешалка

MEDIAWEL 10

Аппарат для приготовления питательных сред на 10 л


Технические характеристики	
Объём	1-12 л (от 10 до 12 л, средоварка стационарна)
Температура стерилизации	От 30 до 123°C
Время стерилизации	От 1 до 99 мин
Температура розлива	От 25 до 80°C
Точность поддержания температуры	± 0,5°C после стабилизации температуры
Прослеживаемость	Модуль eTRACE, экспорт данных через USB (PDF/CSV)
Прослеживаемость WIFI/Ethernet Опция	Labpage, приборная панель
Доступ с паролем	Наличие
Закрытие крышки	Легко и безопасно (с 12 зажимами)
Отложенный старт	Наличие
Температурный датчик	1 датчик PT100
Датчик давления	1 манометр
Предохранительный сброс давления	Предохранительный клапан
Адаптируемые диспенсеры	6.4 мм/ 12 мм
Скорость перемешивания	1-5 скоростей (от 4 до 64 об/мин)
Остаточный объём	15 мл
Защита	Противоударный корпус (ABS PC PLASTIC)
Материал резервуар	AISI 316L
Материал камеры	AISI 304
Размеры (Д x Ш x В)	500 мм x 515 мм x 620мм
Вес	63 кг
Подключение	220 В – 16А – 50/60 Гц – 3150 Вт





MEDIAWEL 30

Аппарат для приготовления питательных сред на 30 л

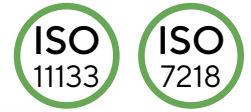

Защитная крышка:
Блокировка при температуре
выше 80°C

Стандартизируйте свои среды
50 слотов для программ

Многоцветная сигнализация

7" сенсорный дисплей, можно
работать в перчатках

Простая очистка:
Камера со сливом, нет
необходимости вынимать бак

Экспорт данных по USB или в
режиме реального времени через
онлайн-сервис Labpage
Сохранение до 10 000 циклов



Технология e-TRACE

Основание на колесах

Основные опции




LABPAGE - мониторинг данных в реальном времени с ПК



MEDW3010 - 1 год MEDW3011 - 3 года



Двойная магнитная мешалка

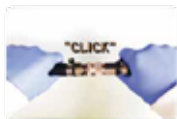

Комплект для быстрого подключения к водопроводу

MEDW2002



Пылезащитная крышка

MEDW2021



Камера со сливом, нет
необходимости вынимать бак

MEDIAWEL 30

Аппарат для приготовления питательных сред на 30 л

Технические характеристики	
Объём	2,5 -30 л
Температура стерилизации	От 25 до 125°C
Время стерилизации	От 1 до 99 мин
Температура розлива	От 25 до 80°C
Точность поддержания температуры	± 0,5°C после стабилизации температуры
Прослеживаемость	Модуль eTRACE, экспорт данных через USB (PDF/CSV)
Прослеживаемость WIFI/Ethernet Опция	Labpage, приборная панель
Температурный датчик	3 (1 стандартный, 1 дополнительный и 1 для калибровки)
Датчик давления	2 манометра
Предохранительный сброс давления	Предохранительный клапан
Адаптируемые диспенсеры	6.4 мм/ 12 мм
Скорость перемешивания	1-9 скоростей (от 20 до 110 об/мин)
Неиспользуемый объём	<130 мл
Защита	Противоударный корпус (ABS PC PLASTIC)
Материалы	AISI 316L
Размеры (Д x Ш x В)	528 мм x 735 мм x 1053 мм
Вес	154 кг
Подключение	220 В - 18А - 50/60 Гц - 9000 Вт





MEDIAWEL 50

Аппарат для приготовления питательных сред на 50 л



Защитная крышка:
Блокировка при температуре
выше 80°C

Многоцветная
сигнализация

Простая очистка:
Камера со сливом, нет
необходимости вынимать бак

Основание на колесах



Стандартизируйте свои среды
50 слотов для программ

7" сенсорный дисплей, можно
работать в перчатках

Экспорт данных по USB или
в режиме реального времени
через онлайн-сервис Labpage
Сохранение до 10 000 циклов

Занимает ту же самую площадь,
что MEDIAWEL 30

Основные опции




LABPAGE - мониторинг данных в реальном
времени с ПК



MEDW3010 - 1 год MEDW3011 - 3 года



Двойная магнитная мешалка

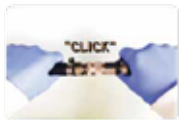

Комплект для быстрого подключения к водопроводу

MEDW2002



Камера со сливом, нет
необходимости вынимать бак



Пылезащитная крышка

MEDW2021



MEDIAWEL 50

Аппарат для приготовления питательных сред на 50 л

Технические характеристики	
Объём	5 -50 л
Температура стерилизации	От 25 до 125°C
Время стерилизации	От 1 до 99 мин
Температура розлива	От 25 до 80°C
Точность поддержания температуры	± 0,5°C после стабилизации температуры
Прослеживаемость	Модуль eTRACE, экспорт данных через USB (PDF/CSV)
Прослеживаемость WIFI/Ethernet Опция	Labpage, приборная панель
Температурный датчик	3 (1 стандартный, 1 дополнительный и 1 для калибровки)
Датчик давления	2 манометра
Предохранительный сброс давления	Предохранительный клапан
Адаптируемые диспенсеры	6.4 мм/ 12 мм
Скорость перемешивания	1-9 скоростей (от 20 до 110 об/мин)
Неиспользуемый объём	<130 мл
Защита	Противоударный корпус (ABS PC PLASTIC)
Материал камеры	AISI 316L
Размеры (Д x Ш x В)	528 мм x 735 мм x 1073 мм
Вес	178 кг
Подключение	220 В – 31А – 50/60 Гц – 18700 Вт





MEDIAWEL



10 литров



30 литров




50 литров

Целостность данных

Mediawel 10,30 и 50 позволяют формировать отчеты в pdf и csv файлах в любое время, когда выполняется цикл с помощью USB-накопителя. Не нужно никаких опций. Если USB-накопитель не подключен, отчёты будут накапливаться.

Также вы можете активировать лицензию "Labpage / мониторинг данных в реальном времени" и оттуда иметь полную историю всех существующих циклов, а также мониторинг данных в реальном времени (следить за циклом в реальном времени).

Формат CSV позволяет обрабатывать данные и предоставляет дополнительную информацию о событиях и состоянии цикла.

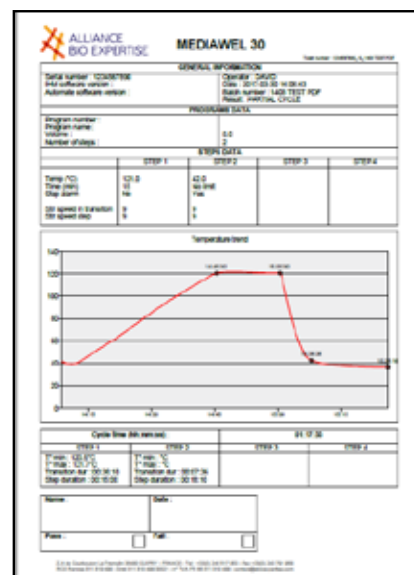

PDF-документ представляет собой краткое изложение цикла

Интерактивная служба Labpage

При первом запуске Mediawel предоставляется бесплатная лицензия на использование опционального блока "E-trace" сроком на три месяца. Опциональный блок "E-trace" может соединяться с интерактивной службой "Labpage" при помощи средств беспроводной связи (WiFi), интегрированных в Mediawel, или посредством кабеля для сети Ethernet. После установления соединения пользователь получает возможность контролировать данные в режиме реального времени и архивировать данные непосредственно со своего ПК или смартфона.

- Контролирование данных в режиме реального времени: в режиме реального времени можно наблюдать за графиком изменения температуры, а также контролировать стадии, на которых осуществляется введение добавок и дозирование и получать сообщения от системы аварийной сигнализации, не присутствуя в лаборатории.
- Архивирование: на опциональном блоке "E-trace" в качестве локального архива могут храниться данные до 10 000 циклов, загружаемые в форматах CSV и PDF. Данные могут отфильтровываться в соответствии со своими параметрами (дата, пользователь, объем и др.) это позволяет редактировать статистические и числовые архивированные данные и получать качественную информацию об используемой среде.





MEDIAWEL 50

Модуль разливочный для чашек Петри



Наполнение 440 чашек Петри за 30 мин

Точность дозирования: +/- 1 мл

Возможность работать с чашками на 55 мм и на 90 мм

7" сенсорный дисплей, можно работать в перчатках



Встроенные элементы Пельтье ускоряют застывание разлитой среды

Многоцветная визуальная сигнализация

Возможность добавления крови

Розлив под УФ-лампой

Основные опции



Модуль разливочный с дополнительным насосом для добавления крови

DISW1001P



Возможность установки шейкера для более равномерного распределения питательной среды



Струйный принтер - печать до 15 символов (2 строки) на боковой стороне чашки Петри (по запросу возможна печать на дне чашки)

LINX8900



MEDIAWEL 50

Модуль разливочный для чашек Петри

Технические характеристики	
Количество чашек в час	880
Розлив	Автоматический и ручной
Скорость розлива	от 30 до 300 об/мин
Точность розлива	± 1 мл
Диапазон розлива	1-99 мл
Количество слотов для программ	40
Ножная педаль	Опция, для ручного розлива
Размеры (Д x Ш x В)	808 мм x 689 мм x 940 мм
Вес	71 кг
Подключение	220 В - 18А - 50/60 Гц - 150 Вт

Возможные конфигурации модуля

DISW1001	DISTRIWEL 440 – для чашек 90 мм
DISW1001X	DISTRIWEL 440 с комплектом для принтера LINX*
DISW1001D	DISTRIWEL 440 с комплектом для принтера DOMINO *
DISW1001P	DISTRIWEL 440 с насосом для добавок
DISW1001XP	DISTRIWEL 440 с комплектом для принтера LINX и вторым насосом*
DISW1001DP	DISTRIWEL 440 с комплектом для принтера DOMINO*
DISW1001S	DISTRIWEL 440 с шейкером
DISW1001PS	DISTDISTRIWEL 440 со вторым насосом и шейкером
DISW1001XS	DISTRIWEL 440 с комплектом для принтера LINX и шейкером *
DISW1001DS	DISTRIWEL 440 с комплектом для принтера DOMINO и шейкером *
DISW1001XPS	DISTRIWEL 440 с комплектом для принтера LINX, вторым насосом и шейкером *
DISW1001DPS	DISTRIWEL 440 с комплектом принтера DOMINO*
DISW1101	DISTRIWEL 440 – для чашек 55/60 мм
DISW1101X	DISTRIWEL 440 с комплектом для принтера LINX*

*принтер приобретается отдельно



POLYWEL 3D

Модуль разливочный для пробирок и бутылей



1000 пробирок* в час

*Ø 18 мм (9 мл)

3 вида дозирующих сопел:

Ø 1 мм - Ø 3 мм - Ø 6 мм

Автоклавируемые

стойки



..... Световая сигнализация о конце цикла

..... До 20 программ, быстрый запуск

..... Калибровка в начале и в течение цикла

8 штативов по 120 пробирок или

4 штатива по 250 пробирок*



Возможные емкости для розлива

Технические характеристики

Возможность регулировки скорости	Наличие
Диапазон розлива	1-9999,9 мл
Максимальные размеры используемых бутылей	Высота: От 115 мм до 250 мм Ширина: до 190 мм Глубина: до 390 мм
Точность розлива от 5 мл	± 0.159 ml
Размеры (Д x Ш x В)	1130 мм x 600 мм x 610 мм
Вес	71 кг
Подключение	220 В - 18А - 50/60 Гц - 160 Вт



DOSYWEL

Насос перистальтический



3 варианта розлива:

- Ручной
- Автоматический
- Ножная педаль

Точность розлива до 1%

Компактный и легкий:

3,3 кг и специальная

ручка

20 программ



9 мл → 1 с
18 мл → 3 с
225 мл → 10 с

..... Диспенсер со специальным
деконтаминационным
дизайном

..... Калибровка в начале и в
течение цикла

Выберите набор шлангов в соответствии с вашими потребностями:

Диаметр шланга Ø, мм	9 мл	18 мл	225 мл	Поток, мл/мин	Повторяемость (± мл)
Ø 1.6 (DOSW2006)	± 0.037 мл	± 0.037 мл	± 0.037 мл	102	0.007
Ø 3.2 (DOSW2003)	± 0.037 мл	± 0.037 мл	± 0.037 мл	102	0.007
Ø 4.8 (DOSW2002)	± 0.037 мл	± 0.037 мл	± 0.037 мл	102	0.007
Ø 6.4 (DOSW2001)	± 0.037 мл	± 0.037 мл	± 0.037 мл	102	0.007



Легок в переноске



Ножная педаль

Технические характеристики

Регулировка скорости	10-550 об/мин
Диапазон розлива	1-9999,9 мл
Время паузы	0,1 до 60 секунд
Вращение	Вправо или влево
Возможность подключения	USB порт и Ethernet
Размеры (Д x Ш x В)	210 мм x 250мм x 190 мм
Вес	3,3 кг
Подключение	220 В - 18А - 50/60 Гц - 90 Вт



MINIMA

Упаковочная машина для чашек Петри

Оптимальное решение для предотвращения образования конденсата за счёт специальной пленки

Упаковывает чашки Петри в стопки по 10 штук (одна колонка по 10 или две колонки по 5)



..... Разлитые с помощью DISTRIWEL чашки Петри упакованы и готовы к транспортировке

..... Полиолефиновые рулоны поставляются по 6 рулонов по 1250 м – 15 мкм – Ø 200 мм

..... 10 программ

Технические характеристики

Размеры с открытой крышкой (Д x Ш x В)	930 мм x 550 мм x 580 мм
Размеры с закрытой крышкой (Д x Ш x В)	930 мм x 550 мм x 370 мм
Вес	36 кг
Подключение	220 В – 18А – 50/60 Гц – 1200 Вт



DILUWEL

Гравиметрический дилютер



Диспенсер со специальным деконтаминационным дизайном

Меньше вибраций = выше точность = более быстрое дозирование

Цветовая индикация дисплея



Дозирование 225 мл
→ 12 секунд
→ 9 секунд (турбо)

Запатентованная платформа для взвешивания > 99% точность

Основание из нержавеющей стали и держатель для пакетов

Отдельно стоящие насосы "подключи и работай" (до 4 шт)

Интегрированный уровень можно регулировать высоту ножек



Основные опции



LABPAGE - Получите мониторинг данных в реальном времени с Вашего ПК

DILW4002



Идеален для работы в боксе

Возможные конфигурации дилютера

DILW1001	DILUWEL с 1 насосом
DILW1003	DILUWEL BOTTLE с 1 насосом и держателем для флаконов
DILW1004	DILUWEL TURBO с 2 насосами для турбо-режима
DILW1005	DILUWEL EDGE с 1 насосом (решение для косметической промышленности)



DILUWEL EDGE



Технические характеристики

Моторизированное сопло	Наличие
Количество программ	20
Диапазон взвешивания	0,1 г до 4000 г
Фактор разведения	1 до 1/100
Подключение ПК	2 порта USB - 1 для ПО/1 для подключения Etrace
Возможность подключения	USB порт и Ethernet
Размеры (Д x Ш x В)	250 мм x 275 мм x 400 мм
Вес	8 кг
Подключение	220 В- 50/60 Гц - 120 Вт



DILUWEL XL

Гравиметрический дилютер для больших объёмов



3750 г за 36 секунд

Цветной дисплей
(Возможность менять высоту от 34 см до 50 см)

Удаленный насос
Оптимизируйте свое рабочее пространство

Влагозащищенная контрольная панель с интуитивно понятным управлением



Моторизованное сопло

Совместимость со всеми автоматизированными устройствами для приготовления сред

Отдельно стоящий сенсорный дисплей с возможностью работы в перчатках

Прецизионный уровень: от 8 г до 5000 г

Основные опции



LABPAGE - Получите мониторинг данных в реальном времени с Вашего ПК

DILW4002



Идеален для работы в боксе

Возможные конфигурации дилютера

DILW1100PH | DILUWEL XL - PORTRAIT MOTORISED HEAD (положение платформы поперёк плоскости стола)

DILW1100LH | DILUWEL XL - LANDSCAPE MOTORISED HEAD (положение платформы вдоль плоскости стола)

Конфигурации платформы

DILW2114 | Платформа для бутылей, колб, контейнеров (только для DILW1100PH) (Может быть использован вместе платформой S/S)

DILW2112 | Платформа для пакетов на 400 мл (только для DILW1100PH)

DILW2104 | Платформа для пакетов на 400 мл (только для DILW1100LH)

DILW2113 | Платформа для пакетов на 4000 мл (подходит для обеих платформ)



Конфигурации DILUWEL XL - PORTRAIT MOTORISED HEAD (положение платформы поперёк плоскости стола)



Платформа для бутылей,
колб, контейнеров

Платформа для
пакетов на 400 мл

Платформа для
пакетов на 4000 мл

Конфигурации DILUWEL XL - LANDSCAPE MOTORISED HEAD (положение платформы вдоль плоскости стола)



Платформа для бутылей,
колб, контейнеров

Платформа для
пакетов на 400 мл

Платформа для
пакетов на 4000 мл

Эргономичная
платформа S/S

Эргономичный дизайн



Универсальность

3750 г за 36 секунд!

250 г за 8 секунд!

1250 г за 12 секунд!

100 г за 7 секунд!

Технические характеристики	
Точность	> 99%
Интегрированный уровень	Наличие
Количество пользователей	Неограниченно
Количество разбавителей	Неограниченно
Количество программ	Неограниченно
Точность взвешивания	0,01 г
Фактор разведения	От 1 до 1/100
Программы «Автостарт» и «Автозаполнение»	Наличие
Автоматическая ежедневная проверка или калибровка	Наличие
Подключение ПК	4 порта USB - RJ45
Удалённые насосы	Стандартно:1/Дополнительно:1
Возможность подключения	USB порт и Ethernet
Размеры PORTRAIT (Д x Ш x В)	220 мм x 550 мм x 440 мм
Размеры LANDSCAPE (Д x Ш x В)	420мм x 400 мм x 440 мм
Вес	Насос: 8 кг / Весы: 7 кг / Распределительная головка: 4 кг / Платформа: 1 кг
Подключение	220 В - 50/60 Гц





MiniMix 100

Лабораторные блендеры на 100 мл



Для измельчения небольших образцов до 10 г

Регулируемая скорость 3, 6, 9, 12 ударов/сек

Регулируемое время работы от 1 сек до 1 ч и до ∞)

Бесшумность и устойчивость



..... Регулируемая сила гомогенизации (запатентована)

..... Система одновременной остановки лопаток Side-by-side

..... Вариант с окном в дверце и поддон для капель

Основные преимущества



Система Click & Clean позволяет щелчком и нажимом на лопасти за одну секунду получить доступ к камере и полностью очистить устройство



Система плотного закрывания дверцы Q-Tight Предназначен для предотвращения утечки из верхней части пакета во время смешивания



Мультифункциональный цифровой экран

Регулируемая мощность смешивания
Смесительная камера адаптируется к характеру и размеру образца для оптимальной бактериальной экстракции.

Маленькие / жесткие образцы: переместите лопасти вперед для большего давления



Большие / мягкие образцы: переместите лопасти назад для меньшего давления



Технические характеристики

	MiniMix 100 P CC	MiniMix 100 W CC
	011 230	013 230
Оптимальный объем смешивания		5-80 мл
Система плотного закрывания дверцы Q-Tight		Наличие
Размеры (Д x Ш x В)	200 мм x 375 мм x 200 мм	
Вес	12 кг	11,8 кг
Подключение	220-240 В~ 50-60Hz	

MiniMix 400

Лабораторные блендеры на 400 мл




- Оптимальный объем смешивания: 50 - 400 мл Регулируемая сила гомогенизации (запатентована)
- Регулируемая скорость 3, 6, 8, 10 ударов/сек Multifunctional digital screen
- Регулируемое время работы от 1 сек до 1 ч и до ∞) 5 variants of execution
- Супер бесшумный: менее 48 дБ Opening of the door at 270°



Основные преимущества

Система плотного закрытия дверцы Q-Tight

Предназначен для предотвращения утечки из верхней части пакета во время смешивания

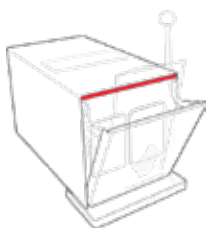

Система TotalAccess

позволяет открывать дверцу в плоском положении для удобства очистки.



Сопротивление давлению 250 кг для водонепроницаемого затвора.



Лопasti Click & Clean и встроенный защитный лоток можно автолавирировать.



Световая индикация


Зеленый: Процесс завершен

Оранжевый: Процесс перемешивания

Красный: Сигнализация об утечках



Мультифункциональный цифровой экран

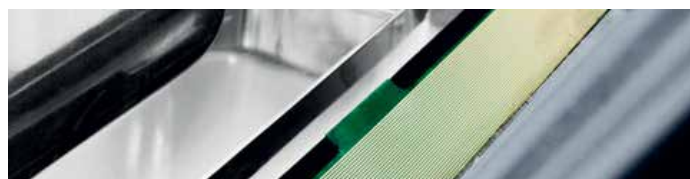

Жидкостный датчик

Если пакет протекает, BagMixer автоматически останавливается. Датчик детектирует минимальное количество жидкости и сразу же предупреждает Вас, позволяя сохранить образец.



Энергосбережение

Новая технология позволяет BagMixer потреблять на 50% меньше энергии. Новая функция AutoSleep переводит его в спящий режим после 30 минут бездействия



Возможные конфигурации



BagMixer 400 P
021 230



BagMixer 400 W
022 230



BagMixer 400 CC
024 230



BagMixer 400 S
025 000



BagMixer 400 SW
025 100

Технические характеристики

	BagMixer 400 P	BagMixer 400 W	BagMixer 400 CC	BagMixer 400 S	BagMixer 400 SW
Система Click & Clean	-	-	+	+	+
Индикатор перемешивания	-	-	+	+	+
Регулируемая мощность	-	-	+	+	+
Цифровой экран	-	-	+	+	+
Система Q-Tight	-	-	+	+	+
Система лопостей Side-by-side	-	-	+	+	+
Дверца с окном	-	+	+	-	+
Бесшумный двигатель	-	-	-	+	+
Система TotalAccess	-	-	-	+	+
Система световой индикации	-	-	-	+	+
Освещение внутри рабочей камеры	-	-	-	+	+
Двухслойное окно в двери	-	-	-	-	+
Жидкостной датчик	-	-	-	-	+
Поддон для сбора капель	Опция	Наличие	Наличие	Интегрирован	Интегрирован
Диапазон времени перемешивания	30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 с., ∞			От 1 с. до 59 мин, ∞	
Скорость перемешивания	8 ударов/сек			4, 6, 8, 10 ударов/сек.	
Объём	50-400 мл				
Вес	16,6 кг	16,6 кг	16,6 кг	16,6 кг	16,6 кг
Размеры (Д x Ш x В)	27 x 38,5 x 28 см	27 x 38,5 x 28 см	27 x 38,5 x 28 см	27 x 38,5 x 28 см	27 x 38,5 x 28 см
Подключение	220-240 В~ 50-60 Гц				

JumboMix 3500

Лабораторные блендеры на 3500 мл



Оптимальный объем смешивания: 200 - 3750 мл

Регулируемая скорость 1,5; 3; 4,5; 6 ударов/сек

Регулируемое время работы от 1 сек до 1 ч и до ∞)

Система плотного закрывания дверцы Q-Tight



Регулируемая сила гомогенизации (запатентована)

Мультифункциональный цифровой экран

3 варианта исполнения

Открытие двери на 270°

Все элементы из 304 стали

Основные опции



Подставка JumboStand , улучшает эргономику рабочей поверхности

037 000

Подставка JumboStand , улучшает эргономику рабочей поверхности

037 000

Основные преимущества

Максимальный объём до 3750 мл!

Подходит для любого объема от 200 мл до 3500 мл. JumboMix смешивает все типы образцов до 375 г за 30-60 секунд. Он совместим с пакетами 2000 и 3500 мл



Оптимальная бактериальная экстракция

Перистальтическое движение лопастей обеспечивает экстракцию во время смешивания без риска перекрестного загрязнения. Через 30 секунд образец готов к анализу




До/После

Идеален для объединения проб

JumboMix идеально подходит для объединения проб. Большой объем камеры смешивания позволяет группировать образцы весом до 400 г для повышения аналитической чувствительности.

Например: 5 образцов по 25 г, разбавленных до 1/10 в одном пакете.

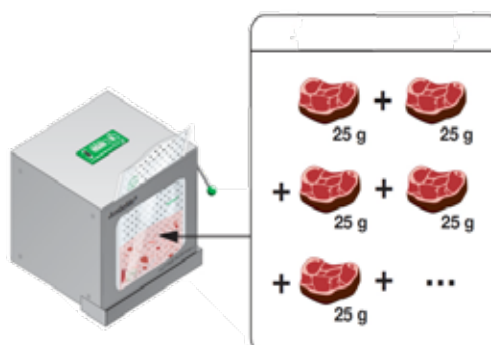



Возможные конфигурации



JumboMix 3500 P CC
031 230



JumboMix 3500 W CC
032 230



JumboMix 3500 WarmMix CC
033 230


Технические характеристики

	JumboMix 3500 P CC	JumboMix 3500 P CC	JumboMix 3500 P CC
Съемные и автоклавируемые лопасти, система Click & Clean	+	+	+
Индикатор перемешивания	+	+	+
Регулируемая мощность	+	+	+
Мультифункциональный цифровой экран	+	+	+
Система Q-Tight	+	+	+
Система лопостей Side-by-side	+	+	+
Дверь с нагревом	-	-	+
Защитный поддон для сбора капель	Опция	Интегрирован	Интегрирован
Открытие двери на 270°	+	+	+
Диапазон времени перемешивания	От 1 с. до 59 мин, ∞		
Скорость перемешивания	1,5/ 3 / 4,5 / 6 ударов/сек.		
Объём	200 - 3500 мл		
Вес	53,2 кг	50,2 кг	63 кг
Размеры (Д x Ш x В)	52 x 47 x 47 см		63 x 50 x 47 см
Подключение	220-240 В ~ 50-60 Гц		

Автоматизация спирального посева повышает производительность лаборатории. Она позволяет стандартизировать бактериальный посев с чувствительностью от 100 до 1×10^7 КОЕ/мл на 1 чашке Петри. Исключает необходимость подготовки серийных разведений вручную.

РУЧНОЙ МЕТОД ПОСЕВА

требует многократного повторения операций: необходимо не менее 4 разведений и 4 последовательных посевов для получения одной хорошей чашки Петри для подсчета колоний.

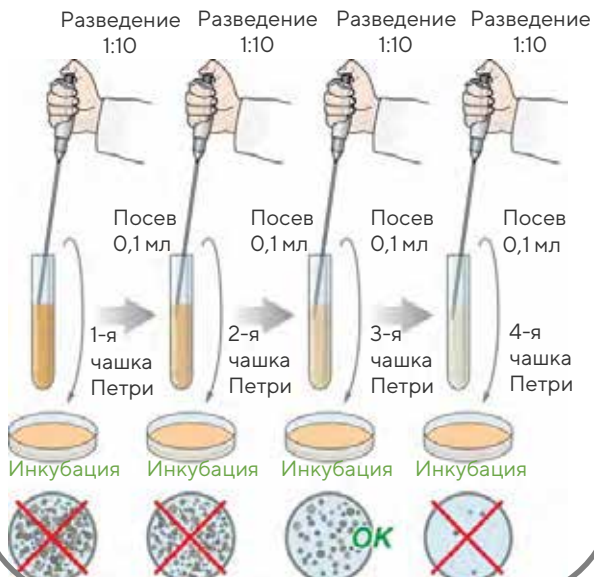

При этом методе Вы можете провести исследование на **1 чашке Петри!**



Принцип метода Spiral

Образец наносится на поверхность вращающейся чашки Петри, с помощью точного микропипетора, пологарифмически убывающей спирали Архимеда от центра к периферии чашки. В соответствии с настройкой программы, посев соответствует 3 или 4 разведениям традиционного метода посева. Наносимый объем пробы откалиброван и известен в каждой точке чашки Петри. После инкубации колонии появляются на чашке по спирали. **Подсчет можно произвести вручную с помощью специальной сетки для подсчета или счетчика колоний Scan.**





easySpiral

Автоматы для спирального посева



Микропроцессорное управление

3 варианта исполнения

Способы посева: экспоненциальный, круговой и равномерный

Диаметр чашек: 90 или 150 мм

Полный цикл за 25 секунд



Предустановленный объем распределения: 50, 100 или 200 мкл

Интервал подсчета: от 100 до 1x10⁷ КОЕ/мл

2 полностью автоклавируемые бутылки (разбавитель и дезинфектант)

Программируемый объем через USB: от 10 до 1000 мкл

Прослеживаемость: Excel, LIMS

Основные опции



Защитный бокс для работы вне ламинарного потока

413 001



Адаптеры для Eppendorf 0,5 мл, 1,5 мл, Dilucup и платформа для чашек Петри диаметром от 90 до 150 мм

413 016 / 413 017 / 413 018 / 413 019

Основные преимущества



Точность стеклянного шприца составляет 0,5 %

Более высокая точность, чем у обычной пипетки без какой-либо калибровки пипетки



Технология очистки Overflow

Свет включается в случае отсутствия дезинфицирующей жидкости.



Простые и безопасные соединения

Возможные конфигурации



easySpiral
412 000



easySpiral Pro
413 000




easySpiral Milk
413 090

Технические характеристики

	easySpiral	easySpiral Pro	easySpiral Milk
Объём шприца		1000 мкл	
Автономность при дезинфекции		1000 (с 2 л)	
Автономность в дистиллированной воде		600 циклов	
Давление в раздаточной трубке		До 8 бар	
Экспоненциальный режим посева (Spiral), (Ø)	90 мм		90 мм и 150 мм
Круговой режим посева, (Ø)	90 мм		90 мм и 150 мм
Сплошной режим посева, (Ø)			90 мм и 150 мм
Диапазон подсчета	От 300 до 1.3x10 ⁵ КОЕ/мл		От 100 до 1.3x10 ⁷ КОЕ/мл
Программируемый объем дозирования через USB	-		От 10 до 1000 мкл
Предустановленный объем дозирования	50 мкл и 100 мкл		50 мкл, 100 мкл и 200 мкл
Последовательное нанесение покрытия на один и тот же образец		до 20 чашек Петри (50 мкл)	
Отбор проб из мензурок (DB50)	Наличие	Наличие	
Отбор проб из пробирок (размер: 80 x 35 мм)			Наличие
Вес		16,4 кг	
Размеры (Д x Ш x В)		40 x 41,5 x 29 см	
Подключение		220-240 В ~ 50-60 Гц	



easySpiral Pro Milk позволяет работать с образцом непосредственно из любой емкости (например, пробирки, стакана и др.). Нет необходимости переносить образец в специальную пробирку для забора, что позволяет исключить риск перекрестного загрязнения.

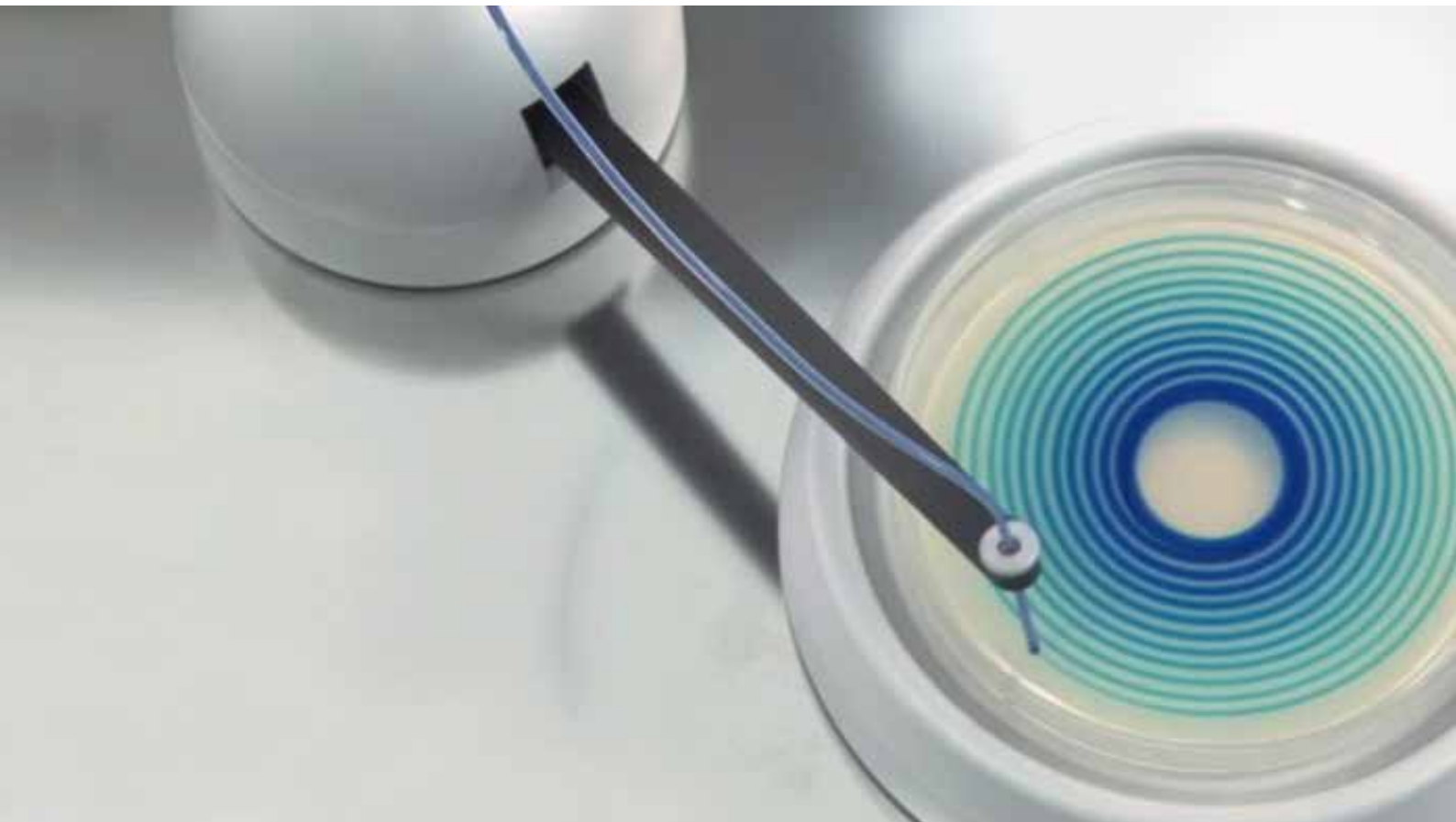

easySpiral Dilute

Автоматы для разведения и спирального посева



Ширина 40 см, может быть использован внутри и вне ламинарного шкафа

Корпус из нержавеющей стали

Технология сверхпромывания Overflow в системе очистки

Исключение перекрестной контаминации

Точное серийное разведение



1 дезинфекция, 5 разведений и 1 посев за 134 секунды

Точность шприца 0,5%, не нужно калибровать пипетку

2 полностью автоклавируемые бутылки (разбавитель и дезинфектант)

Выбор одного из 4-х способов посева

Посев чашек, диаметром 55, 90 и 150 мм


Основные преимущества

Автомат easySpiral Dilute быстро производит автоматические серийные разведения и автоматический посев всего лишь за 134 секунды: 1 дезинфекцию, 5 разведений и 1 посев.

1. Цикл разведения



2. Цикл посева

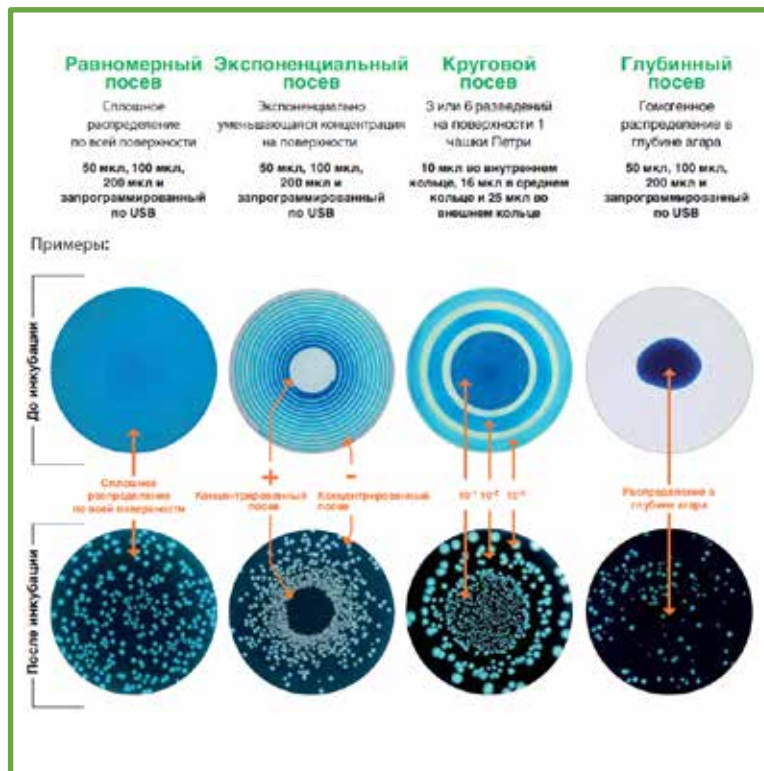

Цикл разведения может быть повторен по Вашему желанию

При глубинном посеве, easySpiral Dilute распределяет каплю образца на пустой чашке Петри. Затем, оператор заполняет чашку питательной средой




Примеры различных видов посева с определенными видами микроорганизмов и питательных сред:

Спиральный посев


Равномерный посев

Круговой посев

Глубинный посев

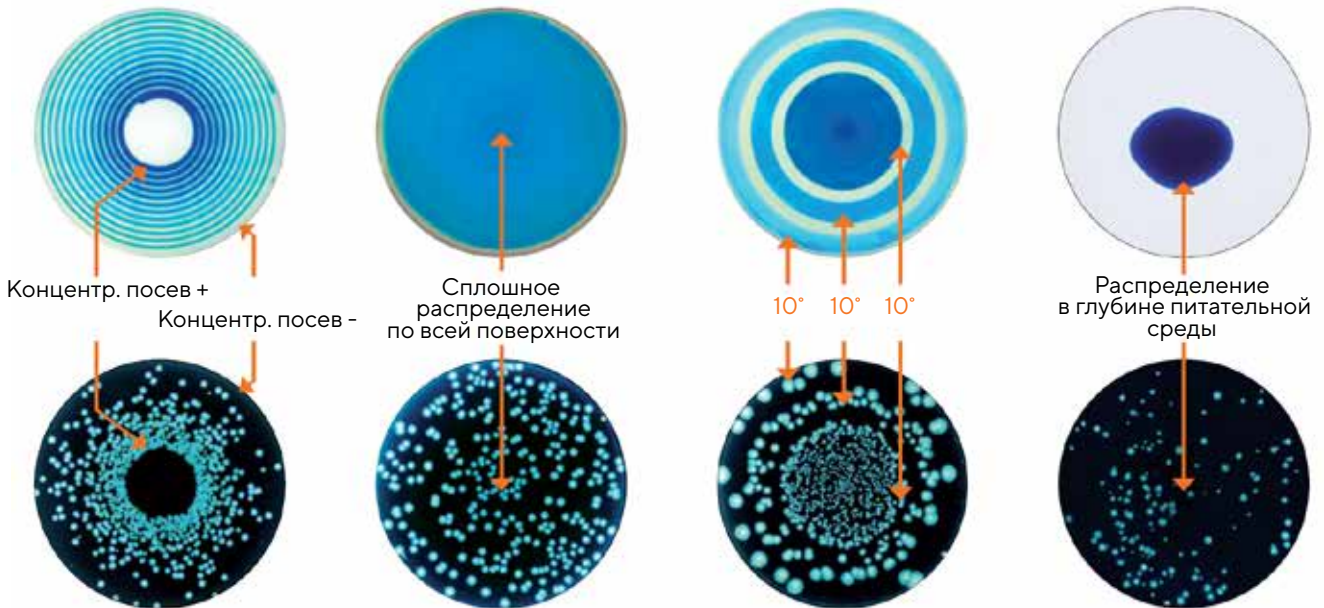

Посевы на агаре PCA

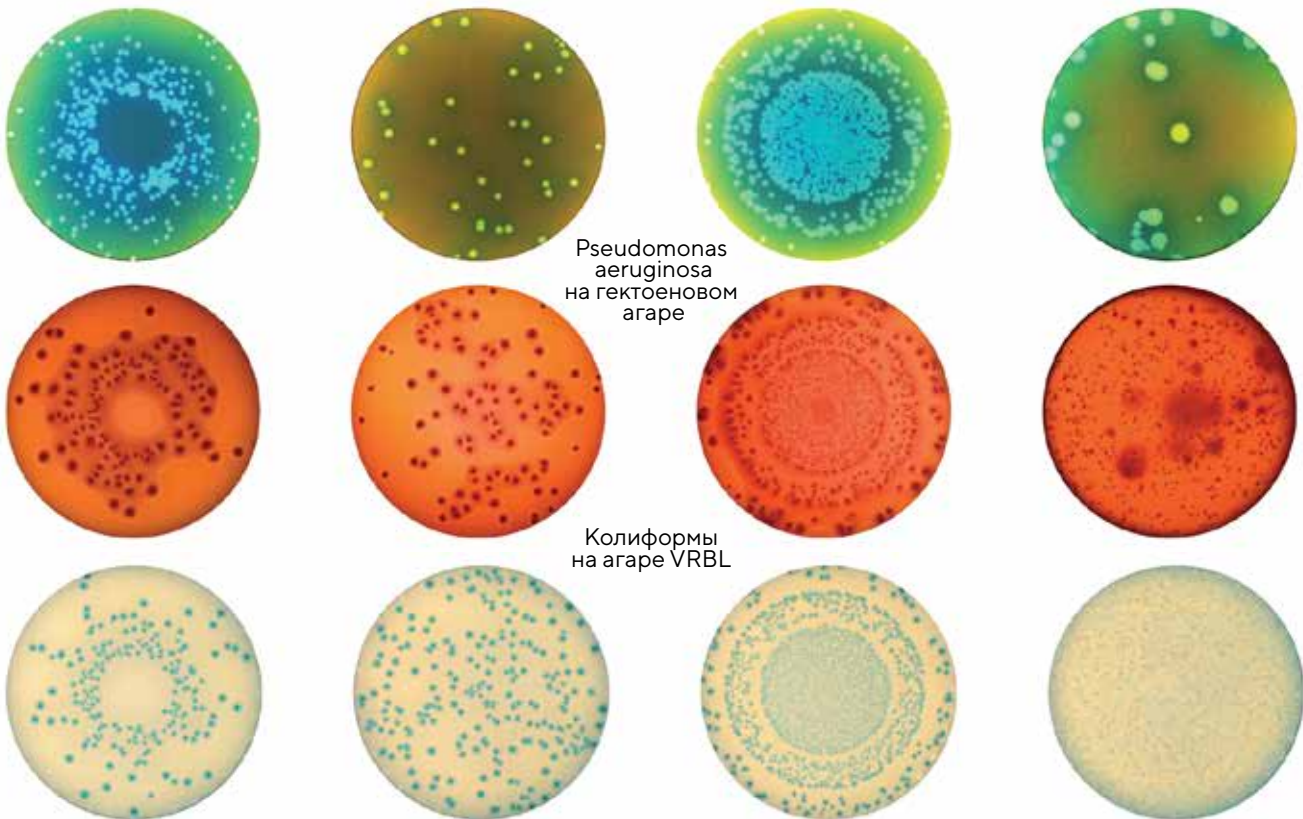

Pseudomonas aeruginosa
на гектоеновом агаре

Колиформы
на агаре VRBL

Escherichia coli на
хромогенном TBX агаре

Больше никаких разведений и посевов вручную!


Поместите образец в кювету:

Шаг 1. easySpiral Dilute автоматически разбавит образец до 5 раз

Шаг 2. easySpiral Dilute автоматически осуществит посев образца на чашке Петри от 30 до 1x10¹² КОЕ/мл



- easySpiral Dilute работает с солевыми растворами (например: раствор Рингера или физиологический раствор). Исключите из работы с easySpiral Dilute растворители с органикой, так как они могут привести к загрязнению. Однако можно использовать питательные растворы в качестве разбавителя в полуавтоматическом режиме "My Diluent". В этом случае перед обработкой заполните кюветы на 4,5 мл растворителем.
- easySpiral Dilute может выполнять столько разведений, сколько Вы пожелаете. Выполните разведение 10⁻⁵, возьмите последнюю кювету и поместите ее в качестве первого образца, а затем выполните повторно вновь все этапы разведения.
- Точность измерения объемов, набранных, взятых или распределенных easySpiral Dilute очень высока: погрешность не более 2%. Это можно проверить автоматически.
- **Проверка объема посевного материала во время посева:**
Нажмите на кнопку проверки объема посевного материала. Эта функция приведет к тому, что в предварительно взвешенную кювету будет помещено 500 мкл. Взвесьте распределенный объем, чтобы проверить результаты.
- **Тест объема разведений:**
Нажмите на кнопку проверки объема разведений. Эта функция приведет в действие 2 предварительно взвешенные кюветы: одну с 0,5 мл и вторую с 4,5 мл. Взвесьте распределенные объемы, чтобы проверить результаты.

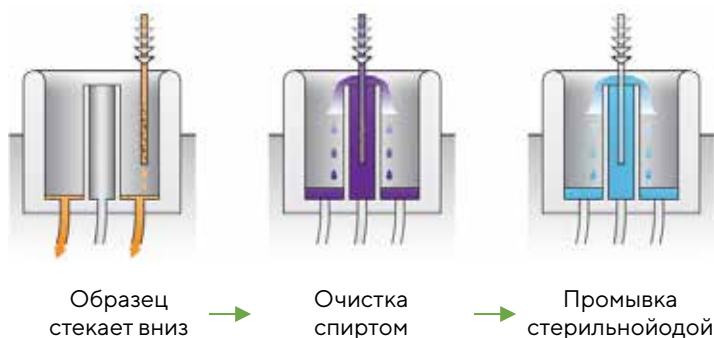

Технология Overflow

Отсутствие перекрестного загрязнения
Дезинфекция стержня при давлении 8 бар
(запатентовано)
600 чисток без замены бутылок (2 л)




Прослеживаемость с помощью dataLink™

Все данные отображаются на этикетке Data-matrix (объем, разведение, режим посева и др.).

Технические характеристики

Объем шприца	1000 мкл
Автономность при дезинфекции	1000 (с 2 л)
Автономность по дистиллированной воде	600 циклов
Давление в раздаточной трубке	До 8 бар
Экспоненциальный режим посева (режим Spiral), (Ø)	90 мм и 150 мм
Круговой режим посева, (Ø)	3 разведения на 90 мм и 6 разведений на 150 мм
Сплошной режим посева, (Ø)	55 мм, 90 мм и 150 мм
Глубинный режим посева, (Ø)	55 мм, 90 мм и 150 мм
Диапазон подсчета	От 30 до 1x10 ¹² КОЕ/мл
Программируемый объем дозирования через USB	От 10 до 1000 мкл
Предустановленный объем дозирования	50 мкл, 100 мкл и 200 мкл
Последовательное нанесение покрытия	до 20 чашек Петри (50 мкл)
Забор образца + 1 дезинфекция + 1 посев	25 с
1 дезинфекция + 5 разведений + 1 разведение каждого разведения	234 с
Отбор проб из мензурок (DB50)	Наличие
Функция «My Diluent»	Наличие
Вес	16,4 кг
Смешивание образцов перед разбавлением/разведением	Наличие
Размеры (ШxГxВ)	40 x 41,5 x 29 см
Подключение	220-240 В ~ 50-60 Гц

Возможные конфигурации

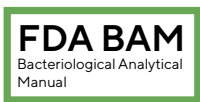

Технические характеристики

JeasySpiral

easySpiral Pro & easySpiral Milk

easySpiral Dilute

Особенности

Технология Overflow	✓	✓	✓
Прослеживаемость		✓	✓
Возможность разбавления			✓

Режимы посева

Экспоненциальный режим посева (режим Spiral), (Ø)	✓	✓	✓
Круговой режим посева, (Ø)	✓	✓	✓
Сплошной режим посева, (Ø)		✓	✓
Глубинный режим посева, (Ø)			✓

Типы чашек

Чашки Петри Ø 90 мм	✓	✓	✓
Чашки Петри Ø 150 мм		✓	✓
Чашки Петри Ø 55 мм			✓





AIRWEL


Пробоотборник воздуха



Сертификат заводской калибровки	Производительно 100 и 200 л/мин
Диаметр чашек: 90 или 55 мм	Автоклавируемые насадки
3 уровня доступа	Функция отбора сжатых газов
Вес: 1.6 кг	Автокалибровка



Основные опции

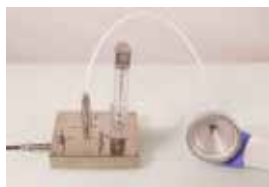

Gas station - адаптер для отбора сжатых газов

BCLO2043



Расходомер для сжатого CO² и аргона

BCLO2055



Программное обеспечение для передачи данных на ПК/для ANDROID (передача данных на смартфон/планшет)

BCLO2002 /BCLO2004

Bluetooth принтер

BCLO2024



AIRWEL

Пробоотборник воздуха

Возможные конфигурации модуля

BCLO1070	AIRWEL для чашек 90 мм (100 л / мин)
BCLO1071	AIRWEL для чашек 90 мм (200 л / мин)
BCLO1074	AIRWEL для чашек 55 мм (100 л / мин)
BCLO1075	AIRWEL для чашек 55 мм (200 л / мин)
BCLO1072	AIRWEL PLUS для чашек 90 мм (100 л / мин)
BCLO1073	AIRWEL PLUS для чашек 90 мм (200 л / мин)
BCLO1076	AIRWEL PLUS для чашек 55 мм (100 л / мин)
BCLO1077	AIRWEL PLUS для чашек 55 мм (200 л / мин)
BCLO1078	AIRWEL PLUS с AUTOTEST для чашек 90 мм (100 л / мин)
BCLO1079	AIRWEL PLUS с AUTOTEST для чашек 90 мм (200 л / мин)
BCLO1080	AIRWEL PLUS с AUTOTEST для чашек 55 мм (100 л / мин)
BCLO1081	AIRWEL PLUS с AUTOTEST для чашек 55 мм (200 л / мин)

Технические характеристики

	AIRWEL	AIRWEL PLUS
IP65		✓
GMP / GLP	✓	✓
Bluetooth модуль с ПО для ПК и Android (опция)	✓	✓
Функция AUTOTEST		✓
Сертификат калибровки	✓	✓
Каскадный пароль		✓
Индукционная зарядка		✓
Автономность аккумулятора	30 000 л/10 часов	
Типы насадок	Нержавеющая сталь или одноразовый полиэстер	
Транспортный кейс	Мягкий	Жесткий
3 уровня доступа		✓
Антибактериальное покрытие	✓	✓
Размеры (Д x Ш x В)	15 см x 33 см x 13 см	
Вес	1,6 кг	
Подключение	220 В – 50/60 Гц – 120 Вт	



Scan 50

Полуавтоматический счётчик колоний



Подходит для всех типов сред

9 различных звуков / 5 уровней громкости

Подсчет с поверхностного, спирального и кругового посева

HandPad: эргономичный подлокотник

Экспорт USB, LIMS, CSV или текстовый файл

Светодиодное освещение без отражений

Подсчет с чашек 55 и 90 мм

Сенсорная поверхность с регулируемой чувствительностью



Основные опции



Адаптеры для для кругового посева (90 мм) / Petrifilm/MC-Media Pads/Compact Dry / адаптер с сеткой Wolffhugel и адаптер для спирального посева

435 038 / 435 051 / 435 025 / 435 036




Штрих-код сканнер

522 000

Наушники

435 052


Основные преимущества

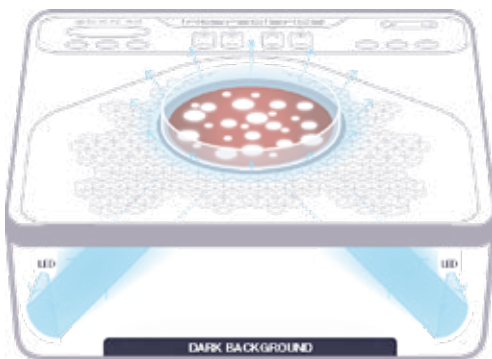

Контрастное освещение колонии Dark Field 2

это система непрямого освещения с регулируемой интенсивностью.


Светоотражатели рассеивают свет во всех точках без каких-либо отражений или теней

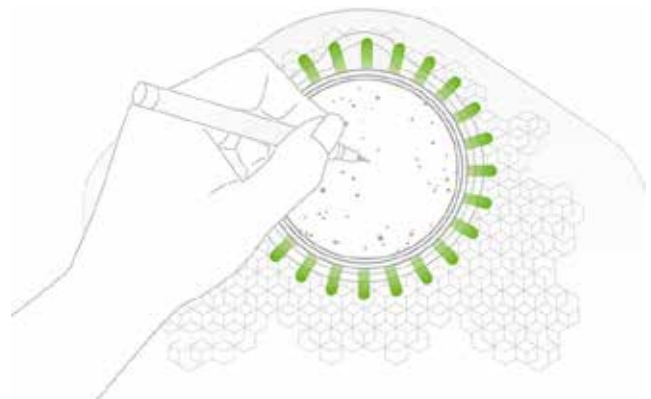

Сенсорная поверхность с регулируемой чувствительностью

подсчет интуитивно понятен: подсчет сопровождается звуковой или световой сигнал.

Основные преимущества

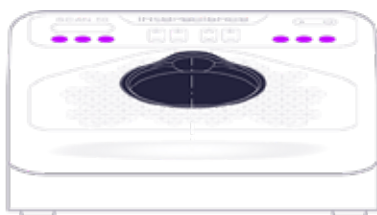

Удобно работать как справа, так и слева

Наклонная поверхность для подсчета с подставкой для рук handPad



Возможные конфигурации



Scan 50 - 435 050



Scan 50 Pro - 435 055

Технические характеристики

	Scan 50	Scan 50 Pro
USB-соединение	Наличие	Наличие
HandPad: эргономичный подлокотник	Отсутствует	Наличие
Наушники в комплекте	Отсутствует	Наличие
Тип счетчика колоний	Ручной (0-1999 CFU)	Ручной (0-1999 CFU)
Добавление или удаление колоний вручную	Наличие	Наличие
Система освещения	Светодиодное освещение с 5 уровнями интенсивности	
Размеры (Д x Ш x В)	273 x 295 x 151 мм	273 x 352 x 151 мм
Вес	4.05 кг	4.45 кг
Подключение	240 В~ 50-60 Гц	240 В~ 50-60 Гц



Scan 100

Полуавтоматический счётчик колоний





Подходит для всех типов сред Регулируемый сигнал подсчета:
4 уровня звука

Подсчет с поверхностного, Регулируемая интенсивность
спирального и кругового посева LED-освещения

Подсчет с чашек Адаптация ко всем ручкам/
55,65,90 и 150 мм маркерам

Регулируемая чувствительность Экспорт данных через USB,
сенсорного датчика LIMS, Excel


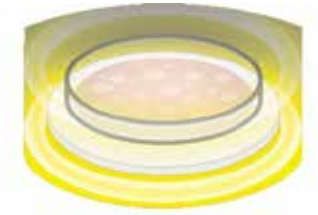
Основные опции

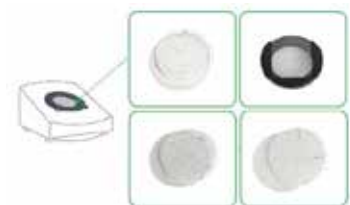

Адаптеры для: кругового посева / Petrifilm, MC-Media Pads, Compact Dry/ адаптер с сеткой Wolffhugel / спирального посева (90 и 150 мм)

435 037/ 435 002/ 435 020/ 435 030 / 435 035

Основные преимущества

Стандартное неоновое освещение других производителей




Технология Dark Field

Технология Dark Field придающая контраст колониям

Стандартное неоновое освещение: Свет рассеян, агар и колонии желтоватые. В результате плохой контраст.

ПОДСЧЕТ КОЛОНИЙ ЗАТРУДНЕН

Технология Dark Field: Свет рассеян, колонии на темном фоне прекрасно освещены. В результате освещение ясное, контраст оптимальный.

ПОДСЧЕТ КОЛОНИЙ ОБЛЕГЧЕН



Сенсорная поверхность с регулируемой чувствительностью

Подсчет с помощью Scan 100 интуитивно понятен: подсчитайте колонии на чашке, импульс прикосновения удваивается звуковым сигналом. Чувствительность регулируется колесиком «Sensitivity».

Отличная эргономика

Наклонная плоскость обеспечивает комфорт для рук во время счета. Для счетных сеток предусмотрено встроенное место для хранения. Scan 100 совместим со всеми типами ручек или маркеров.

Технические характеристики

Scan 100

Артикул	435 000
USB-соединение	Наличие
Тип счетчика колоний	ручной (0-1999 CFU)
Размеры (Д x Ш x В)	250 x 330 x 175 мм
Вес	4,6 кг
Подключение	240 В~ 50-60 Гц





Scan 300

Автоматический счётчик колоний




6 комбинаций освещения и фона Автоматическая оптимизация яркости, контраста и чувствительности

Подсчет с поверхностного, спирального и кругового посева Минимально подсчитываемый размер колоний: 0,1 мм


Подсчет с чашек 55 и 90 мм Автоматическое разделение слившихся колоний

Разрешение камеры: 1 Мп Экспорт данных на принтер, Excel, PDF, jpg, xls, png, bmp

ПО на русском языке Возможность валидации

Автоматическое сохранение изображения и результатов

Основные опции

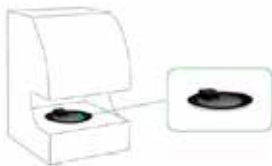

Адаптеры для чашек Петри на 55 мм

436 005



Штрих-код сканнер


522 000




Система dataLink™ для полного отслеживания микробиологического анализа образца от посева до подсчета колоний с использованием автомата для посевов easySpiral и автоматического счетчика колоний Scan.

410 100

Основные преимущества

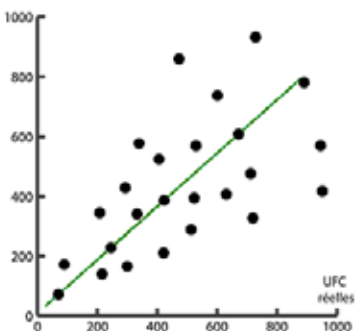


Ручной подсчёт

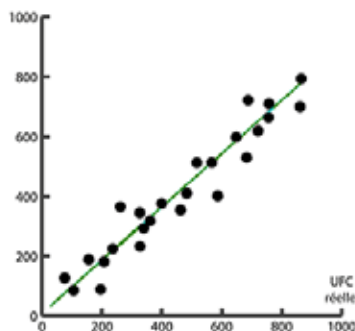

Автоматический подсчёт

Точность и повторяемость

Подсчет колоний на чашка Петри – это длительная, утомительная лабораторная процедура, которая зависит напрямую от человеческого фактора. Scan позволяет исключить вероятность ошибки, вызванной оператором, и уменьшить время анализа – подсчет 1000 колоний за 1 секунду. Точность подсчета может достигать 98%.

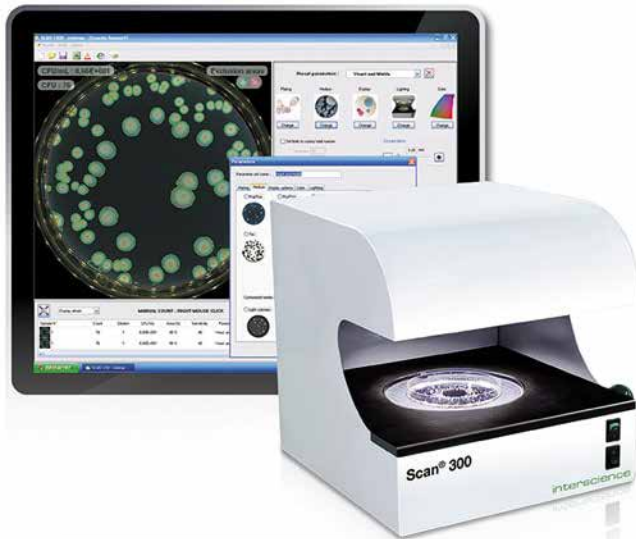

Соответствие 21 CFR Часть 11

Программное обеспечение Scan соответствует рекомендациям FDA, особенно в части аудит-трейл и сохранности результатов. Управление учетными записями пользователей, встроенное в программное обеспечение, позволяет создавать до 3 уровней прав.

Программное обеспечение Scan имеет следующие особенности:
 Каждому пользователю присваивается логин для входа и пароль
 Каждый пользователь получает доступ к различным функциям программного обеспечения в соответствии со своим профилем (три профиля пользователя).
 Автоматическое отслеживание всех изменений в записях.
 Электронные подписи (имя пользователя), встроенные в записи данных, аутентифицируют их автора.
 Пользователь может сохранять данные и результаты в защищенный файл и генерировать отчеты.

Печать результатов

Все данные, изображения, фотографии и результаты можно экспортировать в печатные отчеты, sca, pdf, jpg, xls, csv.

- Лого Вашей компании
- Фото чашки до подсчета
- Фото чашки после анализа с результатами
- Информация об образце
- Комментарии
- Результаты сессии анализов

Sample Sample analysed with SCAN 1200®, version 7.0.2.0

Operator name : 96	Sample ID : 2	CFU/mL : 1.12E+02
Parameters : Coli-Coliforms	Count : 96	Dilution : 1
Date Time : 12/10/2014 9:52:13	Area (%) : 86 %	
Comment : OK	E. Coli : 23 CFU	2.60E+01
	Coliform : 73 CFU	8.51E+01

Технические характеристики

Scan 300	
Артикул	436 300
USB-соединение	Наличие
Размеры (Д x Ш x В)	28,5 x 26,5 x 29 см
Вес	8,4 кг
Подключение	240 В~ 50-60 Гц



Scan 500

Автоматический счётчик колоний и анализатор зон ингибиции



Все основные характеристики соответствуют Scan 300

Подсчет чашек Петри с хромогенным агаром

Подсчет с чашек 55 и 90 мм


Разрешение 1 Мп



Считывание зон ингибиции на основе базы EUCAST, CA-SFM, CLSI и редактируемой базы данных

Детекция и подсчет колоний 7 цветов на одной и той же чашке

Основные опции

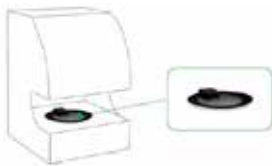

Адаптеры для чашек Петри на 55 мм

436 005



Штрих-код сканнер


522 000



Система dataLink™ для полного отслеживания микробиологического анализа образца от посева до подсчета колоний с использованием автомата для посевов easySpiral и автоматического счетчика колоний Scan.

410 100

Основные преимущества

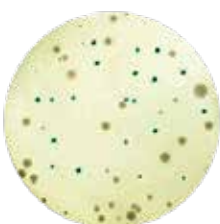

Подсчет чашек Петри с хромогенным агаром

Обнаружение до 7 цветов на одной чашке Петри. Выбор цвета может быть установлен по цвету характерной колонии. Ползунок регулирует чувствительность. Считывание хромогенных сред позволяет обнаружить Salmonella на среде XLD и E.Coli на среде TBX.



Результат распределяется по категориям SIR:

Зеленый: S - восприимчивый

Желтый: I - промежуточный

Красный: R - устойчивый

Пример: Бумажные диски по Мюллеру-Хинтону после скрининга



1. Агаровые лунки на TSA
2. Бумажные диски на кровяном агаре
3. Бумажные диски на агаре Мюллера-Хинтона

Анализ зон ингибирования

Scan позволяет обеспечить рабочий процесс высокой эффективностью, поскольку Вы можете создавать и редактировать список антибиотиков, необходимых для анализа. Полученные с помощью Scan результаты анализа зон ингибирования гарантируют повторяемость, воспроизводимость и надежность результатов.

Быстрое скрининг: до 7 антибиотиков в один клик.

Бумажные диски, агаровые лунки можно добавлять или удалять вручную. Зоны ингибирования могут быть также изменены.

Интегрированные базы данных

Программное обеспечение Scan оснащено базой данных антибиотиков Французского общества микробиологии (CA-SFM 2020), Европейского комитета антибиограмм (EUCAST 2020), Института клинических и лабораторных стандартов (CLSI). Также пользователь может самостоятельно создавать свою базу данных.

Фармацевтический анализ

В фармацевтической промышленности Scan позволяет проверить качество антибиотика в процессе его производства путем измерения зон ингибирования. Для оценки действия антибиотика поддерживается диффузия антибиотика из бумажного диска или агаровой лунки.

Технические характеристики

Scan 500

Артикул	436 000
USB-соединение	Наличие
Размеры (Д x Ш x В)	28,5 x 26,5 x 29 см
Вес	8,4 кг
Подключение	240 В~ 50-60 Гц



Scan 1200

Автоматический счётчик колоний и анализатор зон ингибиции



Все основные характеристики соответствуют Scan 500

Подсчет с мембранных подложек



Минимальный размер подсчитываемых колоний: 0,05 мм

HD цветная CCD камера, zoom x28

Разрешение камеры 1,2 Мп

Основные опции



Адаптеры для чашек Петри на 55 мм, адаптеры Petrifilm, Sanita-kun и Compact Dry 436 005 / 437 002 / 437 001 / 437 004



Штрих-код сканнер

522 000



Система dataLink™ для полного отслеживания микробиологического анализа образца от посева до подсчета колоний с использованием автомата для посевов easySpiral и автоматического счетчика колоний Scan.

410 100

Основные преимущества

Большой диапазон считывания

Scan 1200 позволяет работать на чашках Петри Ø 55 - 90 мм и многочисленным мембранным подложкам. Scan 1200 считывает также зоны ингибирования на круглых чашках Петри.



Равномерный и глубинный посевы



Спиральный посев



Круговой посев



Хромогенные среды




PetriFilm, Compact Dry, MC-Media Pads, Easy Plate



Мембранные фильтры

Технические характеристики**Scan 1200**

Артикул	437 000
USB-соединение	Наличие
Размеры (Д x Ш x В)	28,5 x 26,5 x 37,5 см
Вес	9,4 кг
Подключение	240 В~ 50-60 Гц

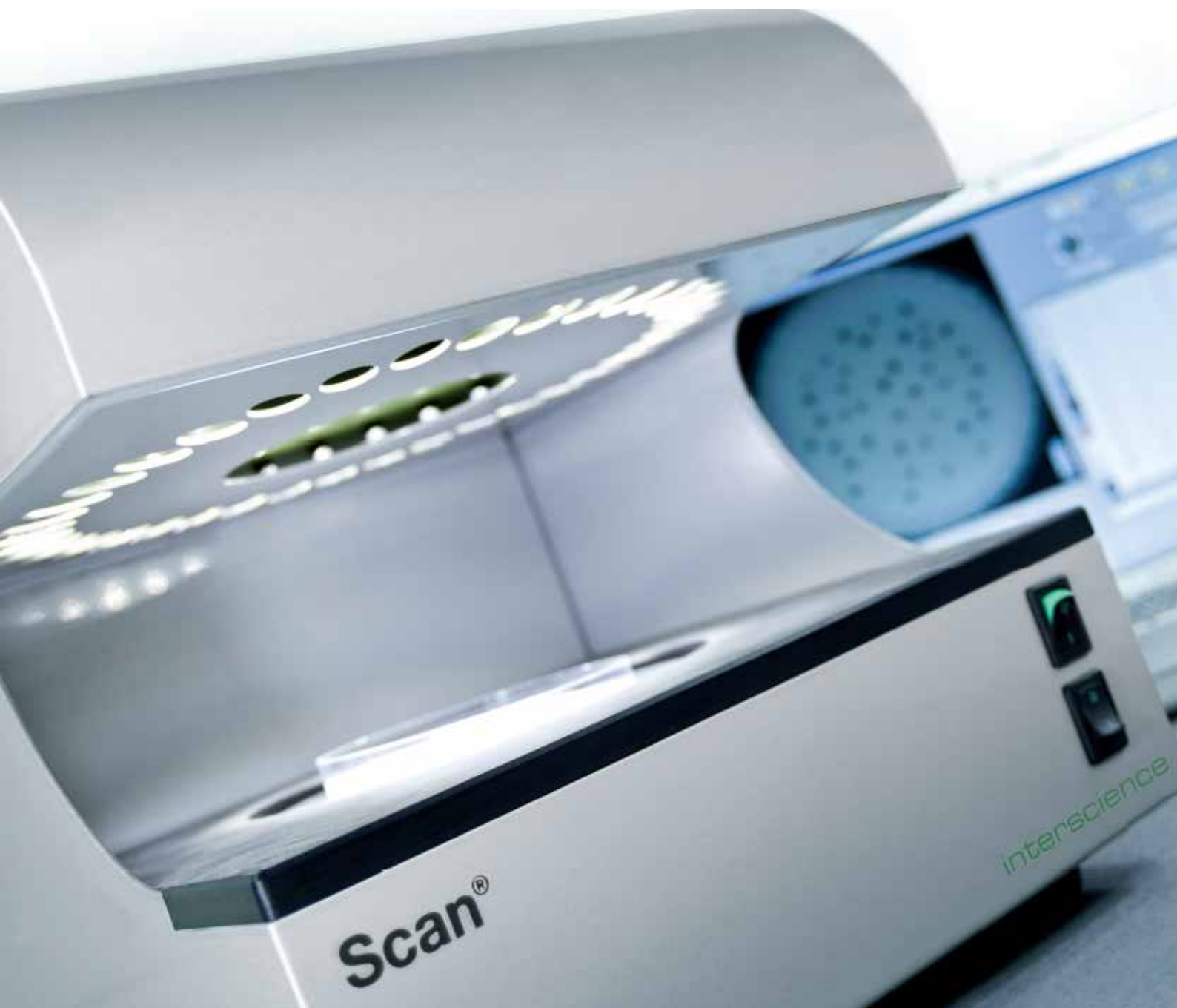



Scan 4000

Автоматический счётчик колоний и анализатор зон ингибиции



Все основные характеристики соответствуют Scan 1200

Белое диффузное LED-освещение без бликов и теней

Подсчет с круглых чашках Петри от 55 до 150 мм и квадратных чашках Петри 120 x 120 мм

Минимальный размер обнаруженной колонии: 0,05 мм



..... Ultra HD цветная CCD камера, zoom x69

..... Круговое 360° освещение чашки без бликов и теней

..... Разрешение камеры 5 М

..... 7 комбинаций освещения и фона

..... Сканирование 100% поверхности чашки Петри

Основные опции



Штрих-код сканнер

522 000



Система dataLink™ для полного отслеживания микробиологического анализа образца от посева до подсчета колоний с использованием автомата для посевов easySpiral и автоматического счетчика колоний Scan.


410 100

Основные преимущества



Белое светодиодное освещение купола: без отражений и теней

Многоточечное освещение создает артефакты на краю агара и на мениске чашки Петри, которые могут быть учтены как колонии. Компанией Interscience была разработана специальная технология освещения – купол, рассеивающий свет для освещения на 360° без отражений и теней. Освещение распространяется равномерно повсюду и позволяет подсчитывать колонии на всей поверхности.

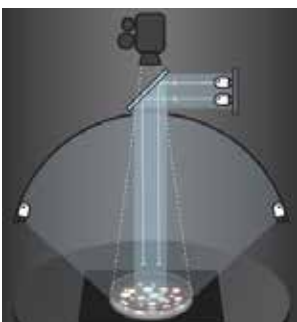


Разделитель луча

Даже при использовании рассеивающего купола возможно появление бликов от объектива камеры на чашке Петри. Компания Interscience разработала специальное зеркало с освещением, позволяющее компенсировать это отражение для освещения без единого отражения.




Scan 4000

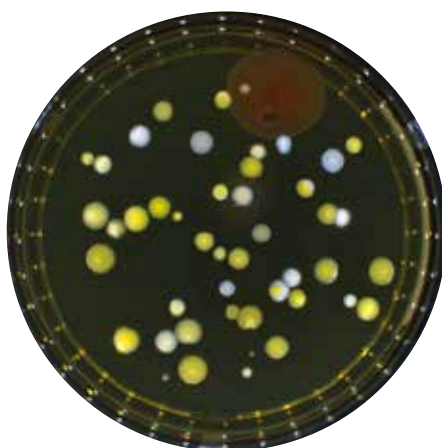

Scan 12000

Чтение на 100 % поверхности чашки Петри

Поместите чашку в любое место на поверхности, Scan 4000 обнаружит ее и автоматически увеличит масштаб. Основание из ударопрочного стекла - настоящее удобство для пользователя и гарантия долговечности прибора для лаборатории! Вы можете считывать 100 % поверхности чашки, даже на колонии на мениске.

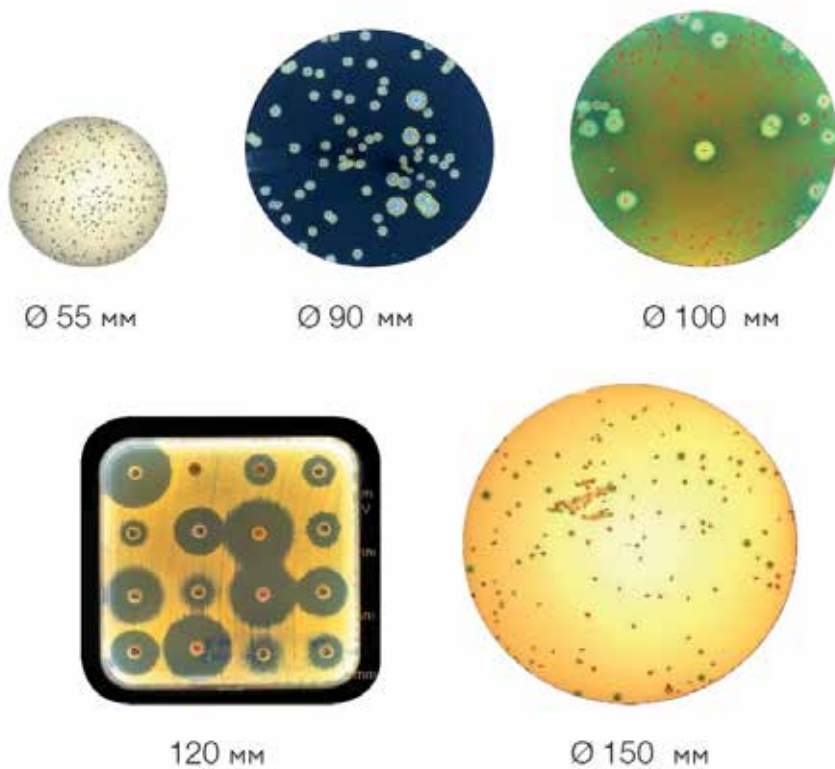

Самый большой диапазон показаний на рынок

Scan 4000 позволяет считывать данные с чашек Петри диаметром до 150 мм. диаметр и на квадратных чашках Петри 120 мм, что делает его счетчик колоний с наибольшим диапазоном считывания.



Технические характеристики	
	Scan 4000
Артикул	438 000
USB-соединение	Наличие
Размеры (Д x Ш x В)	47 x 47 x 64 мм
Вес	32 кг
Подключение	240 В~ 50-60 Гц




Система Plate & Count и dataLink



Система **dataLink** для полного отслеживания микробиологического анализа от посева до подсчета колоний с использованием автомата для посевов **easySpiral** и автоматического счетчика колоний **Scan**. Все данные о посеве (объем, разведение, продолжительность, способ посева и др.) сохраняются на Datamatrix или на этикетке QR-кода на чашке Петри. База данных не используется. После инкубации стикер Datamatrix сканируется и считывается программой Scan, после чего вся информация возвращается к подсчету колоний. Благодаря этому исключаются двойное введение данных и потенциальные ошибки. Комплект включает в себя: ПО, принтер, сканер штрих-кодов и стикер-ленты.

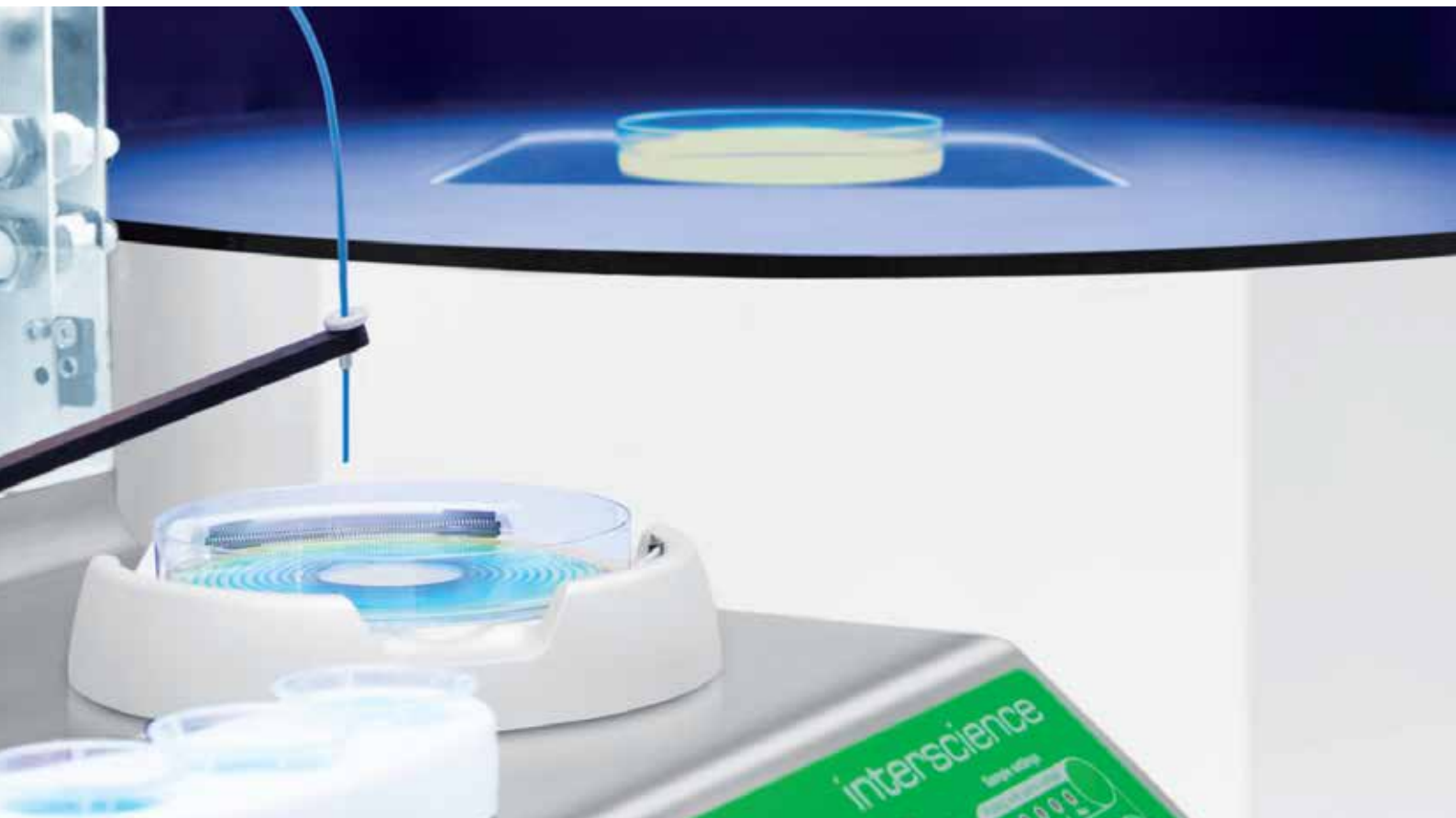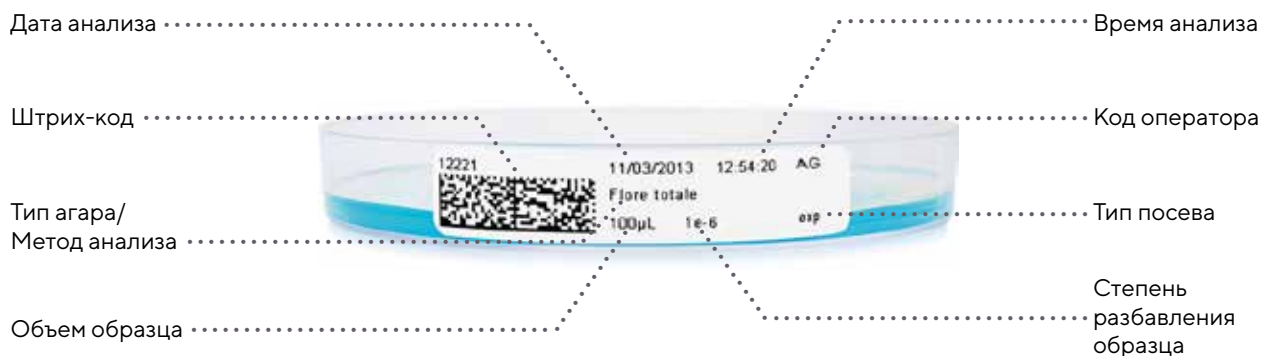

Настройте свою систему Plate & Count

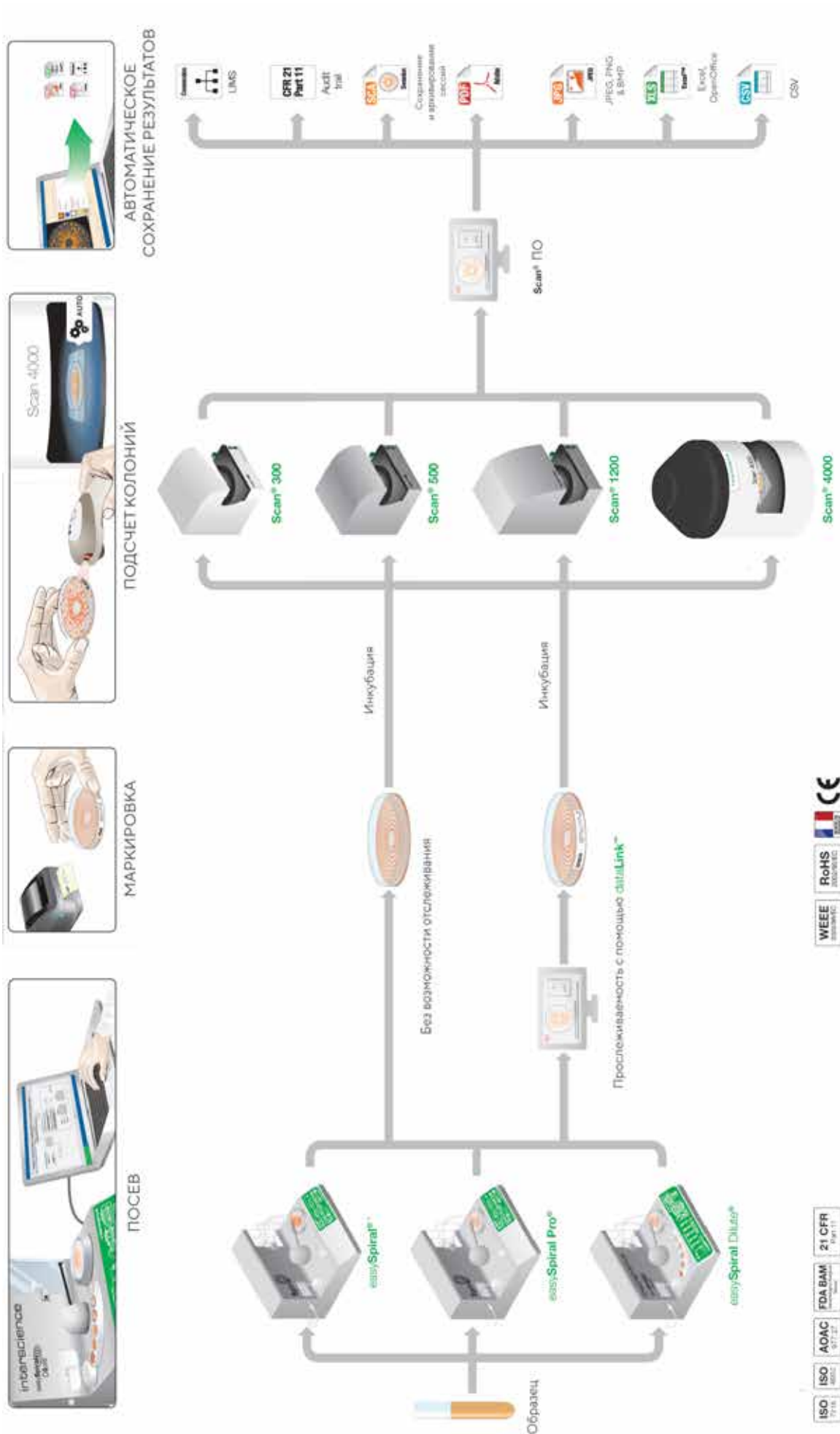





Система dataLink Pro

ScanStation это инкубатор с системой подсчета колоний в реальном времени, выполняющий инкубацию, распознавание и подсчет одновременно до 300 чашек Петри. Подсчет каждой чашки Петри производится каждые 30 минут в течение всего процесса. Колонии распознаются сразу при их образовании.

Пример: Колиформы на агаре VRBL, инкубирование при 37°C.

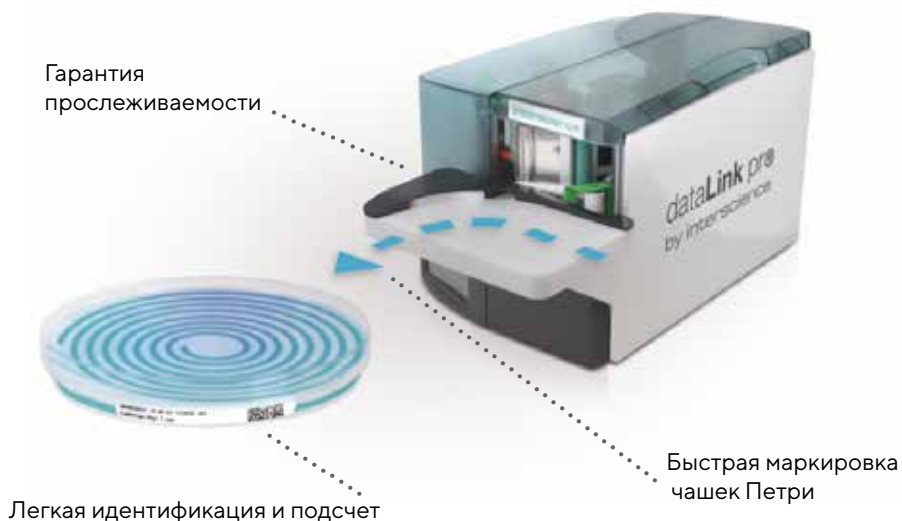

1. Datamatrix
2. Номер образца
3. Код оператора
4. Дата и время посева
5. Тип агара / метод анализа
6. Объем образца
7. Тип посева

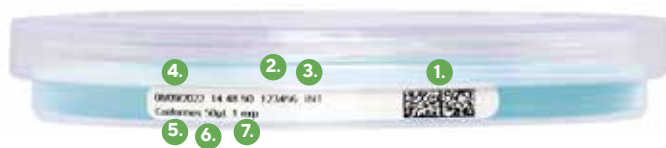

ScanStation

Автоматическая станция для инкубирования и подсчёта колоний в режиме реального времени



Вращающаяся карусель с вместимостью до 300 чашек Петри

Панорамное окно: полная видимость процесса

Инкубатор с элементами Пельтье

Место для хранения для компьютера, ИБП, аксессуаров

Простое подключение в розетку

Подключается к LIMS, dataLink™

Сканер штрих-кода



Автоматическая подача чашек для подсчета

Рост бактерий в реальном времени 24/7

Ultra-HD 5 мП камера

LED освещение без бликов

Автоматическая настройка под размер чашки Петри

Автоматическое получение данных образца со стикера

Возможна валидация

Основные преимущества



Устройство для дезинфекции: небулайзер помещается внутри ScanStation и дезинфицирует H₂O₂ (для предотвращения перекрестной контаминации). В комплект входят: небулайзер, подставка для небулайзера и дезинфицирующее средство.

439 060 / 439 061 / 439 062



Модуль 21 CFR Part 11

Аудит-след, валидация результатов и управление программным обеспечением

800 700



Адаптер для Чашек Петри x 10 шт

Ø 54 мм - 439 022

Ø 55 мм - 439 023

Ø 56 мм - 439 024

Ø 57 мм - 439 025

Ø 58 мм - 439 026

Ø 66 мм - 439 034

Адаптер для контактных чашек (Ø 65 mm) - 439 040


Набор адаптеров - 439 021



Основные преимущества

ScanStation это инкубатор с системой подсчета колоний в реальном времени, выполняющий инкубацию, распознавание и подсчет одновременно до 300 чашек Петри. Подсчет каждой чашки Петри производится каждые 30 минут в течение всего процесса. Колонии распознаются сразу при их образовании.

Пример: Колиформы на агаре VRBL, инкубирование при 37°C.

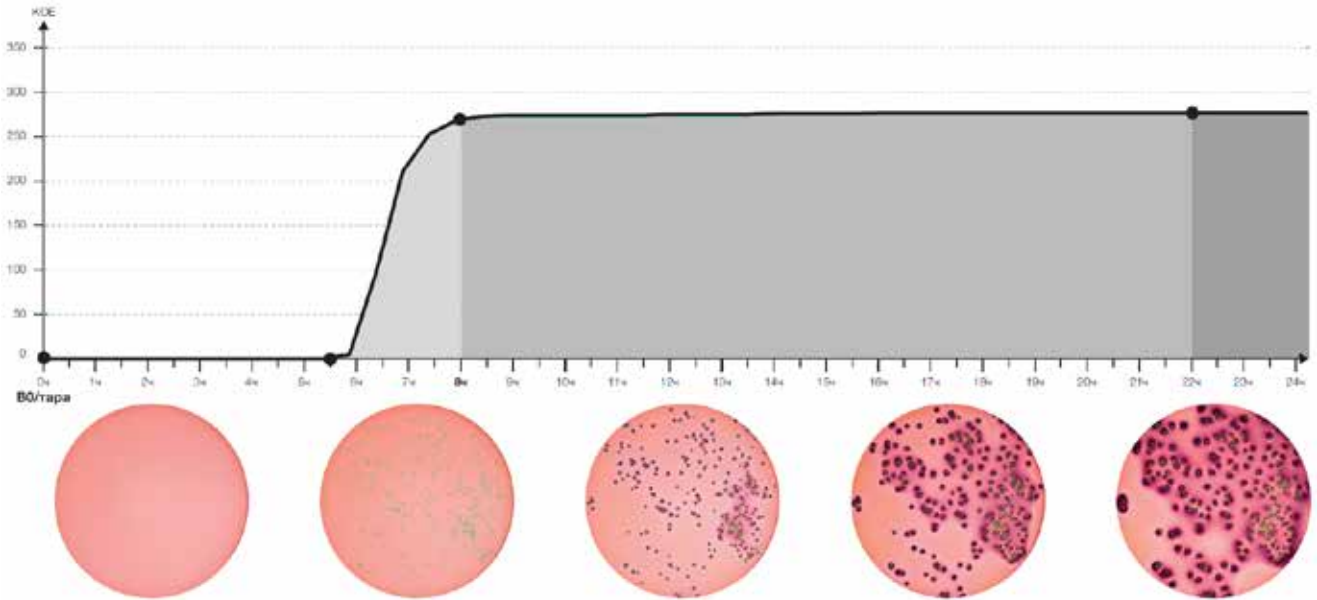

Наблюдается рост бактерий час за часом, создается видео с ростом колоний во время и после инкубации. Данные архивируются и доступны на протяжении инкубации до окончательной валидации результатов в следующих форматах: LIMS, mp4, pdf, jpeg, png, bmp и csv.

Загрузка поштучно или партиями

Загрузка чашек Петри может производиться до или во время инкубации, с различными настройками освещения или продолжительности инкубации. Например, вы можете загрузить 70 контактных чашек в первый день на 5 дней инкубации. На 2-й день можете добавить 20 чашек Петри диаметром 90 мм на 2 дня инкубации и подсчитать разные партии с разными настройками.



dataLink


Интегрированный сканер штрих-кода может распознавать большинство 1D/2D штрих-кодов, включая QR коды и коды datamatrix. Для фарминдустрии bioMérieux, Merck Millipore и BD предварительно маркируют чашки Петри которые при подключении к ЛИС могут считываться для интеграции данных образца, что многократно увеличивает продуктивность и обеспечивает безопасность.

При использовании с автоматом спирального посева easySpiral система dataLink может передавать данные об образце от автомата посева easySpiral на ScanStation. Это предотвращает двойной ввод и дублирование данных, которые могут стать причиной ошибок и повлечь за собой потерю драгоценного времени.



Целостность данных

ScanStation - это прорыв в обеспечении целостности данных: изображения и видео роста бактерий сохраняются от начала до конца инкубации. Видео роста бактерий помогает подтвердить результаты, отображая различия между артефактом и бактерией, помогает избежать ложных результатов. Снимки, сделанные через равные промежутки времени, облегчают подсчет и позволяют визуализировать начало роста микроорганизмов, к примеру, таких как плесень. Программное обеспечение ScanStation соответствует требованиям FDA 21 CFR Part 11. Оно позволяет использовать электронные подписи, ведет аудит всех действий и шифрует данные для безопасности. Вы можете назначать разные права пользователям в зависимости от уровня их доступа.

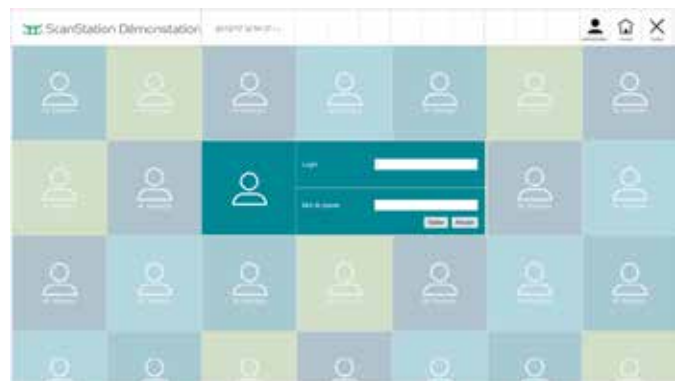


Революционная концепция: автоматическая станция для инкубирования и подсчета колоний в режиме реального времени

1. Инкубатор, состоящий из вращающейся карусели для хранения до 300 чашек Петри.
2. Роботизированный манипулятор переносит чашки Петри для проведения таймлапс-съемки. Манипулятор ScanStation оснащен чувствительным к давлению захватом, который адаптируется ко всем чашкам Петри.
3. Автоматический счетчик колоний обнаруживает и подсчитывает колонии сразу после их появления, при этом отделяя артефакты. Таким образом, вы получаете более точные и быстрые результаты. Вы можете посмотреть видео роста бактерий во время и после инкубации.

Телецентрический объектив

Телецентрическая линза позволяет фотографировать чашку Петри в абсолютно вертикальном положении, без искажений. Площадь поверхности у края чашки, где мениск затрудняет подсчет, уменьшается. Благодаря уменьшению этой площади с 9% до 5% от общей поверхности чашки Петри повышается эффективность подсчета. Типичная точность подсчета увеличивается с 95% до 97,5%. Это очень важно для фармацевтической промышленности, где колония на краю чашки может иметь значение для положительного или отрицательного результата, особенно при мониторинге качества воздуха в чистых помещениях. Эта функция является стандартной для модели ScanStation 300.

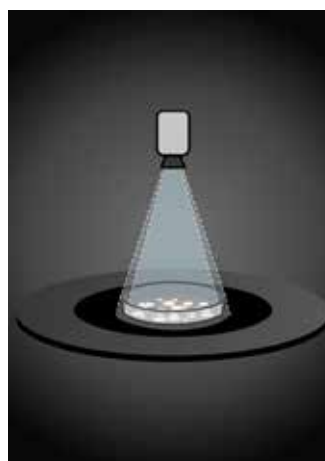

Стандартная камера



Телецентрический объектив



Легко чистить и дезинфицировать

Для облегчения доступа к нижней части карусели съемные 5-лепестковые блоки можно снять, потянув за них, с помощью магнитного соединения, что позволяет легко очистить поверхность под каруселью. Таким образом, 100% площади основания ScanStation становится легкодоступной и очищаемой. Эта функция является стандартной для всей линейки ScanStation: ScanStation 100, ScanStation 200 и ScanStation 300.



Возможные конфигурации



ScanStation 100
439 100



ScanStation 200
439 200



ScanStation 300
439 300

Технические характеристики			
	ScanStation 100	ScanStation 200	ScanStation 300
Вместимость	100 чашек Петри	200 чашек Петри	300 чашек Петри
Время считывания между чашками	30 минут или 1 час		1 час
Размер чашек Петри	Ø 55-65 мм и Ø 90 мм		
Типы посева	Сплошной, поверхностный, Spiral, фильтрационные мембраны		
Загрузка	Поштучно и несколькими партиями		
Разрешение камеры	5 мегапикселей		
Управление	Сенсорный экран 23"		
Программное обеспечение	ScanStation ПО		
Языки	Английский, Французский, Немецкий, Испанский, Китайский, Японский		
Форматы экспорта	до 20 чашек Петри (50mp4 video, pdf, jpeg, png, bmp, csv и xls		
Функции просмотра видеоплейера	Play, zoom, pause, replay, во время и после инкубации		
ПК в комплекте	ПК Windows™ 10 рабочая станция с процессором Intel i7		
Температура инкубации	от 20 °С до 45 °С		
Точность поддержания температуры	± 1 °С по 9 точкам в инкубаторе		
Запись температуры	Каждую минуту		
Технология нагрева и охлаждения	Элементы Пельтье, без компрессора		
Требования к окружающей температуре	От 18°С до 25°С		
Максимальная влажность	70 %		
Максимальное время инкубации	10 дней		
Телецентрический объектив	✓		
Наружное освещение LED	✓		
Электронная блокировка дверей	✓		
Чувствительный захват чашек Петри	✓		
Алюминиевая платформа повышенной жесткости	✓		
Наружные размеры (Д x Ш x В)	136 x 83 x 91 см	136 x 83 x 122 см	136 x 83 x 146 см
Наружные размеры (без ручек - Д x Ш x В)	136 x 79 x 91 см	136 x 79 x 122 см	136 x 79 x 146 см
Высота подставки	62 см		
Общая высота с подставкой	146 см	177 кг	201 см
Вес ScanStation®	277 кг	320 кг	355 кг
Вес подставки	70 кг		
Подключение	220-240 В ~ 50-60 Гц - 2000 Вт		



Сервисное обслуживание

Наша Сервисная Служба является одним из лидеров на рынке ремонта, валидации и аттестации лабораторного оборудования и формирует стандарты технического обслуживания. Сотрудники Сервисной Службы сертифицированы нашими Партнёрами, что соответствует высокому качеству проводимых работ.

Компания «МИЛЛАБ» предлагает следующий перечень услуг:

- Выполнение пусконаладочных работ лабораторного и технологического оборудования
- Обучение операционного персонала наших клиентов
- Гарантийное обслуживание в соответствии с требованиями предприятия-изготовителя
- Ремонт лабораторного оборудования
- Техническое/регламентное обслуживание поставляемого оборудования
- Валидация оборудования для фармацевтических производителей
- Поставка оригинальных запчастей
- Сервисный контракт для обеспечения бесперебойной эксплуатации оборудования





www.millab.ru

«МИЛЛАБ»

127247, Москва,
Дмитровское ш., д. 100, стр. 2
Бизнес-центр «Норд Хаус»
Т: +7 (495) 933-71-47
info@millab.ru

Филиалы:

«МИЛЛАБ Санкт-Петербург»

197342, Санкт-Петербург,
ул. Белоостровская, д 17, к. 2,
офис 804, Бизнес-центр «АВАНТАЖ»
Т: +7 (812) 612-99-80
spb@millab.ru

«МИЛЛАБ Урал»

620078, Екатеринбург,
ул. Коминтерна д. 16, офис 623
Т: +7 (343) 287-29-14
ekb@millab.ru

«МИЛЛАБ Юг»

350015, Краснодар,
ул. Путевая, д. 1, офис. 615
Т: +7 (861) 201-14-27
+7 (861) 201-18-27
south@millab.ru

«МИЛЛАБ Сибирь»

630090, Новосибирск,
ул. Инженерная, 4а, оф. 625, 626
Т: +7 (383) 363-09-00
sibir@millab.ru